


**Milli-Q® SQ 2Series**

# USER MANUAL

MANUEL D'UTILISATION, MANUALE D'USO, BEDIENUNGSANLEITUNG,  
MANUAL DE USUARIO, MANUAL DE INSTRUÇÕES, ユーザーマニュアル, 用户手册,  
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


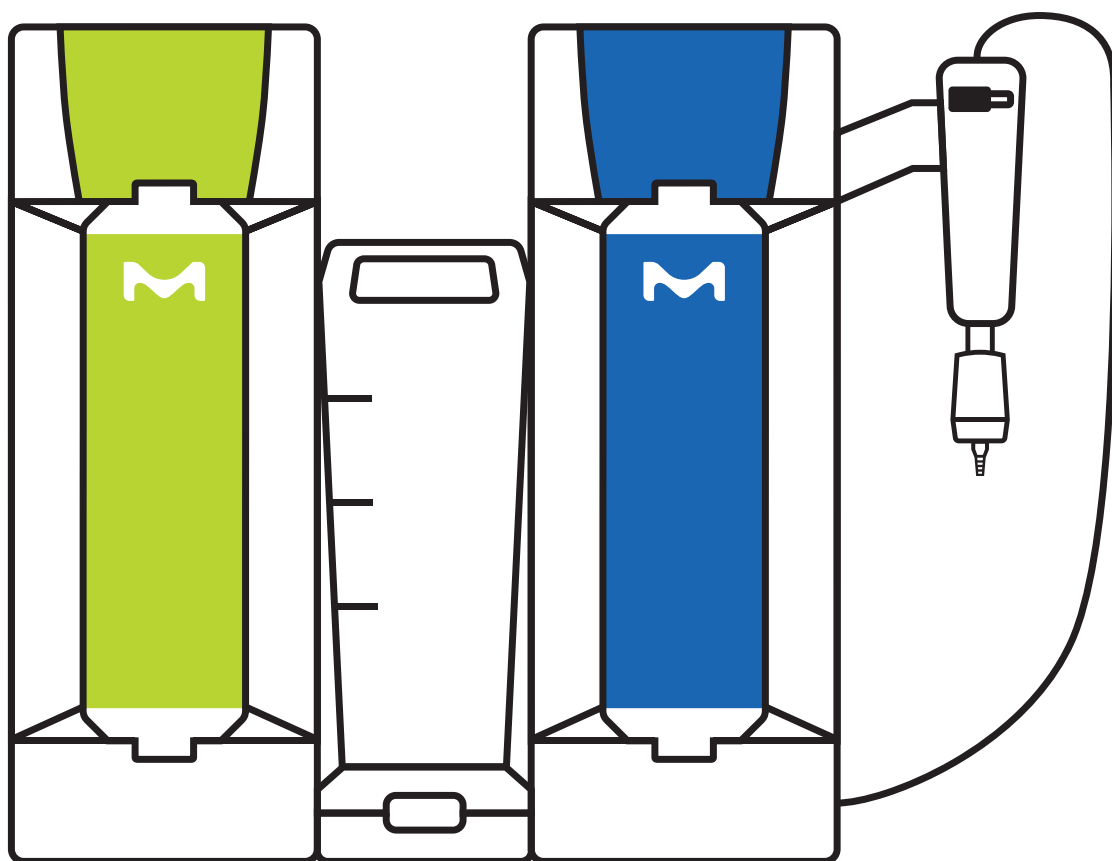


**Pure & Ultrapure**  
**ZSQ240UCT0**

# Milli-Q® SQ 2Series


## Welcome to a modular universe

Bienvenue dans un univers modulaire / Benvenuto in un universo modulare / Herzlich Willkommen in einem modularen Universum / Bienvenido a un universo modular / Bem-vindo a um universo modular / モジュール式の世界によこそ / 欢迎来到一个模块化世界 / Добро пожаловать в мир модульных решений

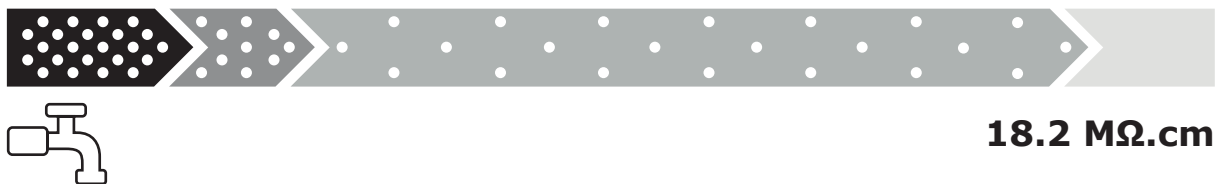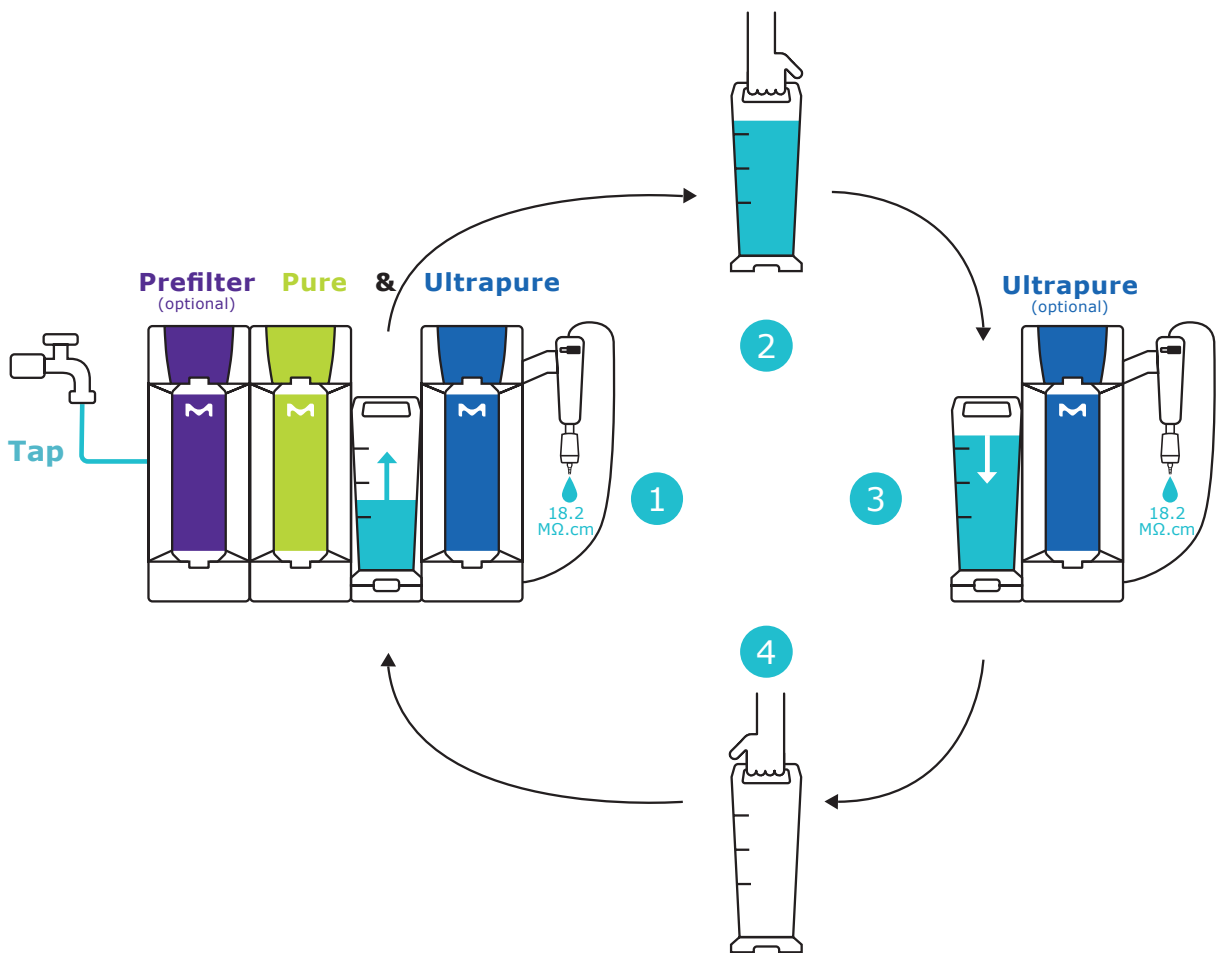

# Adapt your setup to your evolving needs

Adaptez votre installation à l'évolution de vos besoins / Potrai adattare il tuo impianto all'evolversi delle tue necessità / Passen Sie das Setup an Ihre Anforderungen an / Adapte su configuració a sus necesidades en constante evolución / Adapte sua configuração às suas necessidades em evolução / 変化するニーズに設定を適合させましょう / 让您的设置适应您不断变化的需求 / Меняйте структуру в соответствии с растущими потребностями

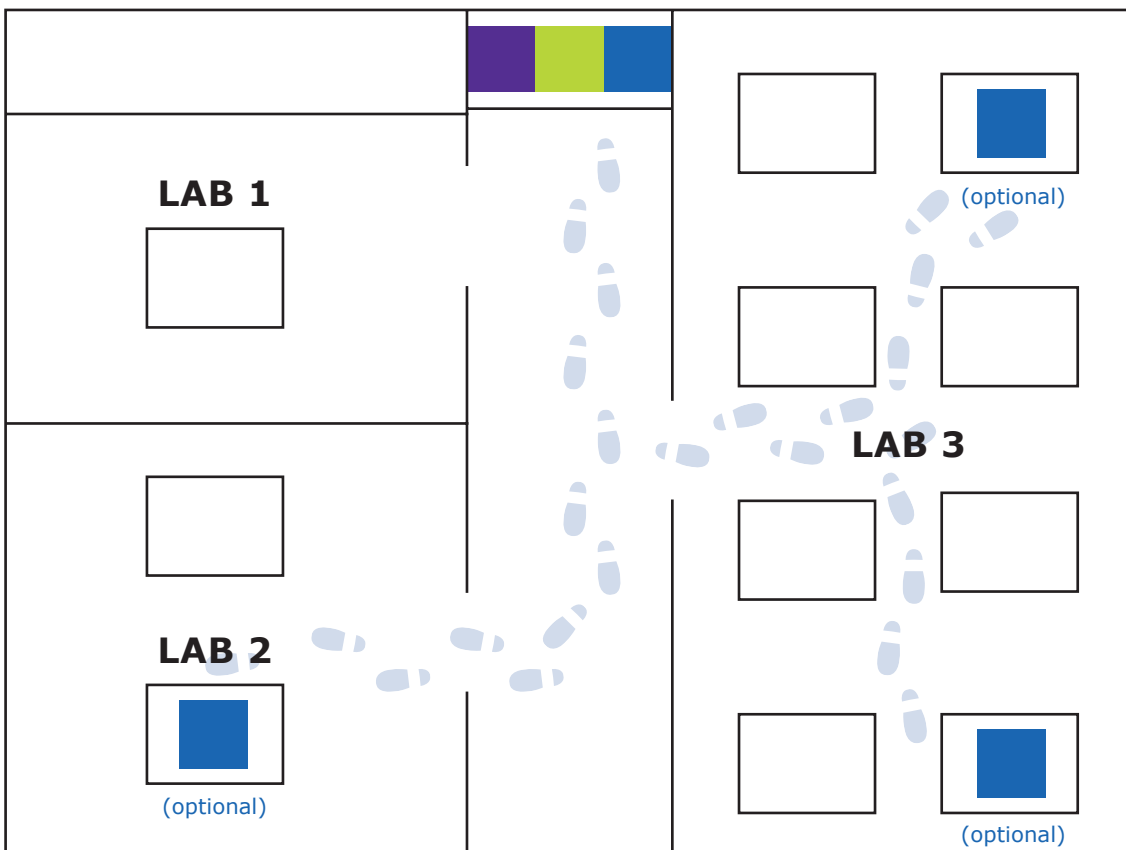

**Prefilter** (optional)












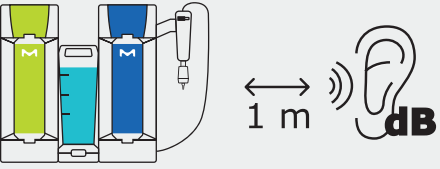
**Pure & Ultrapure**

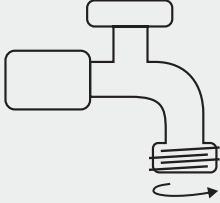

**Ultrapure** (optional)
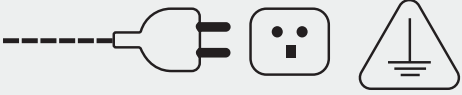
# Connection Pre-requisite & Environmental

Prérequis de connexion et environnementaux / Prerequisiti ambientali e per le connessioni / Voraussetzungen für Anschlüsse & Umfeld / Requisitos previos de conexión y entorno / Pré-requisitos de conexão e ambientais / 接続、環境要件 / 连接及环境要求 / Подсоединение и необходимые условия окружающей среды

	<p><math>Q_{max} \geq 120 \text{ L.h}^{-1} @ 1 \text{ bar}</math></p> <p>P (bar) ? </p> <p> 1/2" Male NPT/BSP/GAZ</p>				
 <table border="1" data-bbox="666 864 1392 902"> <tr> <td>50/60 Hz 10%</td> <td>90 W</td> <td>100 - 240 V 10%</td> </tr> </table>			50/60 Hz 10%	90 W	100 - 240 V 10%
50/60 Hz 10%	90 W	100 - 240 V 10%			
 <p><b>C°</b></p>	 $4^{\circ}\text{C} \leq T \leq 40^{\circ}\text{C}$  $5^{\circ}\text{C} \leq T \leq 35^{\circ}\text{C}$	<p>Air and water /          Air et eau /          Aria e acqua /          Luft und Wasser /          Aire y agua / Ar e água /          空気と水 / 空气和水 /          Воздух и вода</p>			
 <p><b>%</b></p>	<p>&lt; 80 % @ 31°C,          &lt; 50 % @ 40°C</p>	<p>Relative humidity /          Humidité relative /          Umidità relativa /          Relative Luftfeuchtigkeit /          Humedad relativa /          Umidade relativa /          相对湿度 / 相对湿度 /          Относительная влажность</p>			
 <p><b>m</b></p>	<p>&lt; 3000 m</p>	<p>Above sea level /          Au-dessus du niveau de la mer /          Sopra il livello del mare /          Über dem Meeresspiegel /          Sobre el nivel del mar /          Acima do nível do mar /          海面以上 / 高于海平面 /          Высота над уровнем моря</p>			
 <p><b>dB</b></p>	<p>&lt; 60 dB @ 1 m @ 20 kPa</p>				







# Installation Guide

GUIDE D'INSTALLATION / GUIDA ALL'INSTALLAZIONE / INSTALLATIONSANLEITUNG / GUÍA DE INSTALACIÓN /  
GUIA DE INSTALAÇÃO / 設置ガイド / 安装指南 / РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ








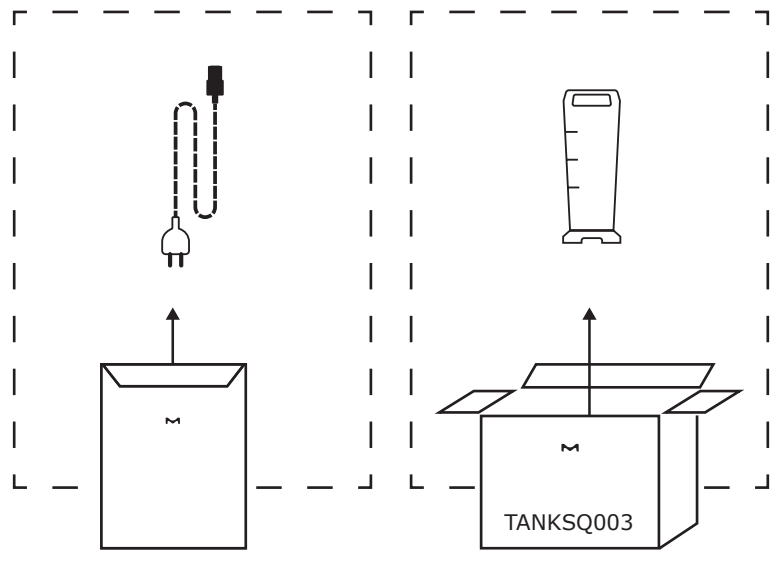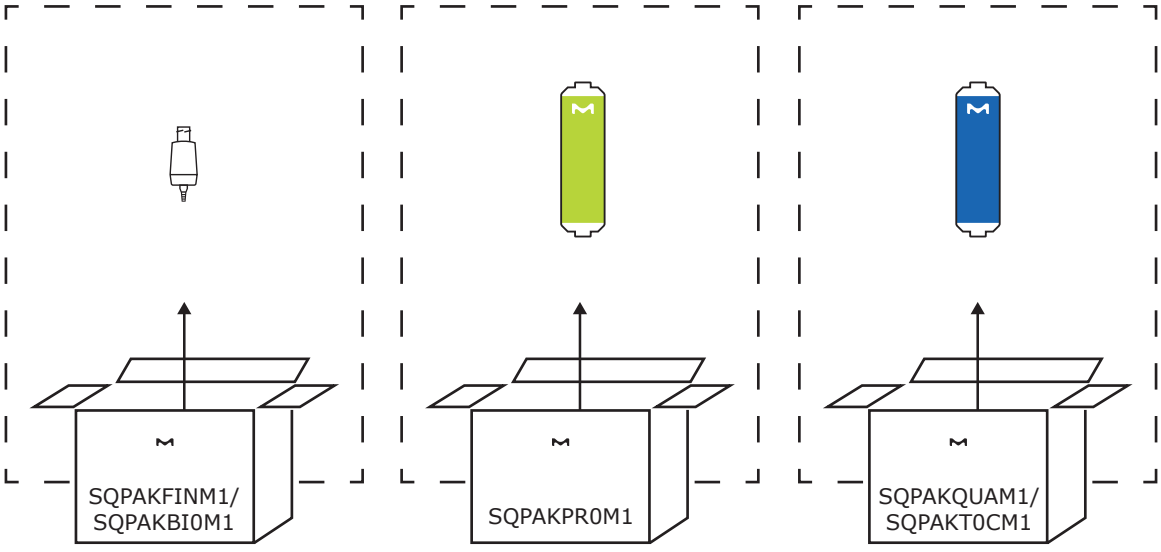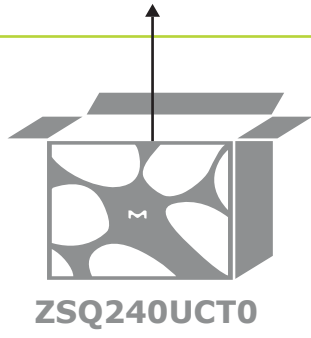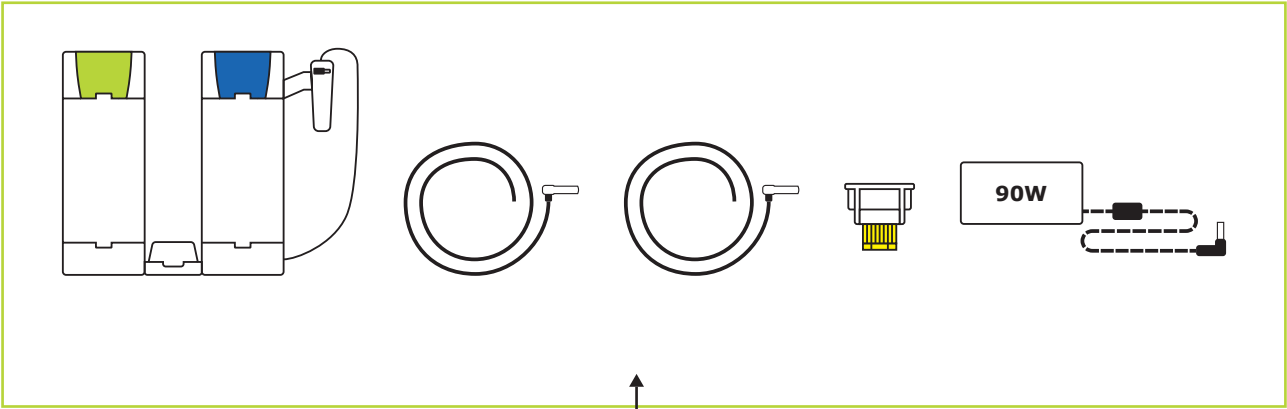

# Configuration Options

Options de configuration / Configurazioni possibili / Konfigurationsoptionen / Opciones de configuración / Opções de configuração / 構成オプション / 配置选项 / Параметры конфигурации

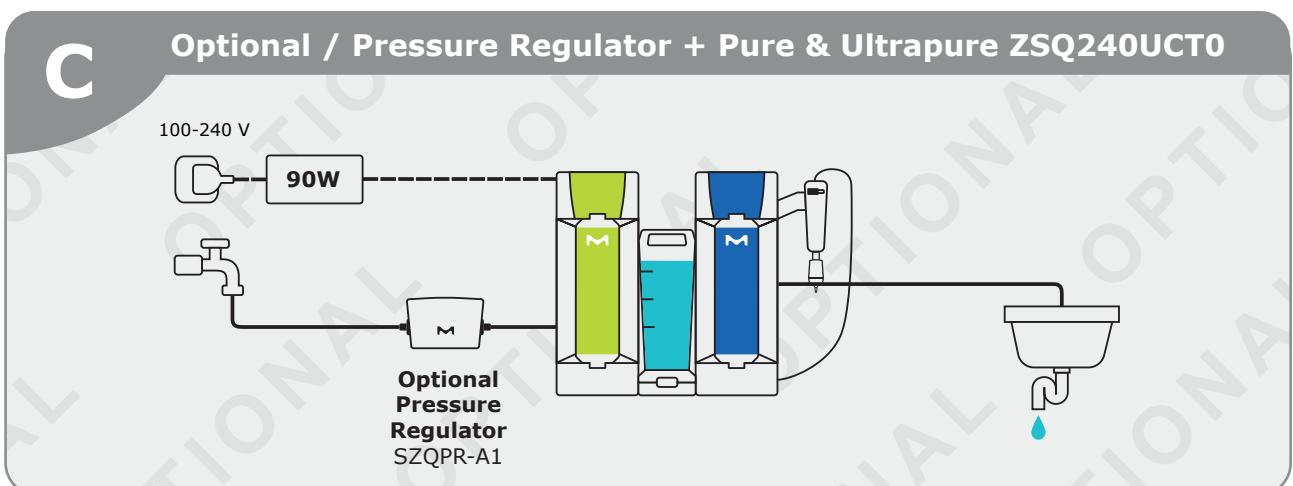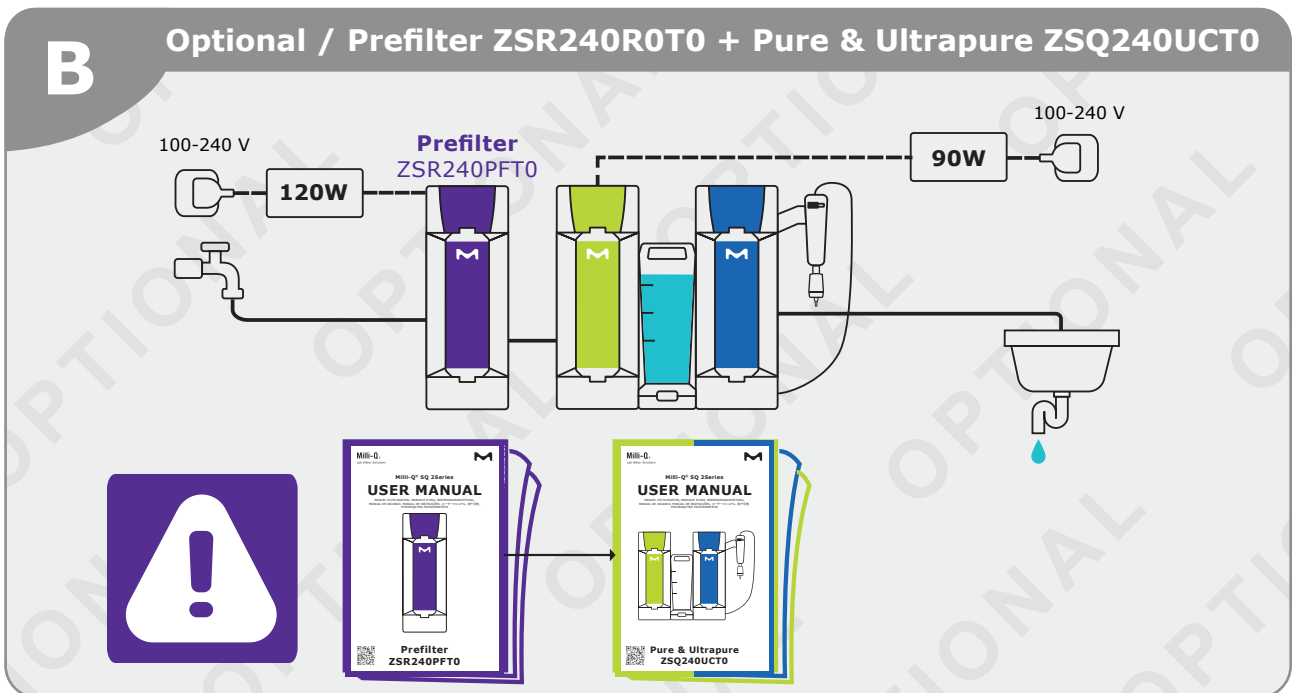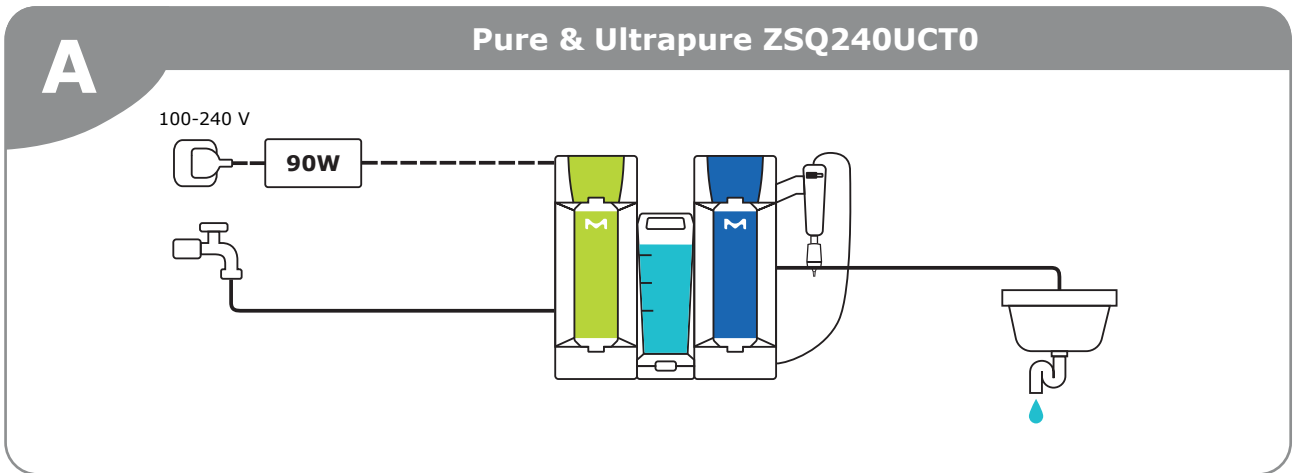





# Installation





Installation / Installazione / Installation / Instalación / Instalação / 設置 / 安裝 / Установка



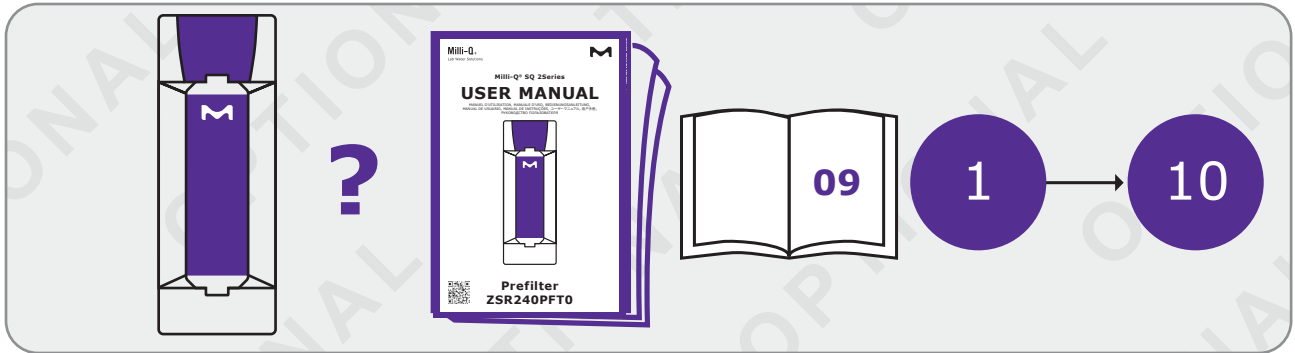



1

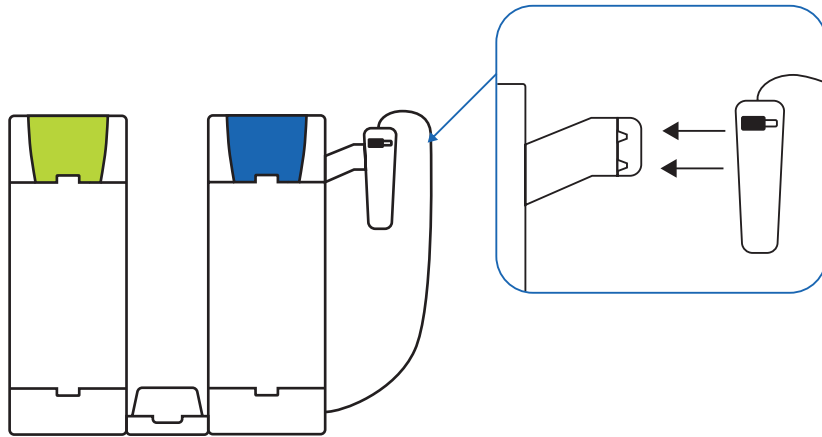


2

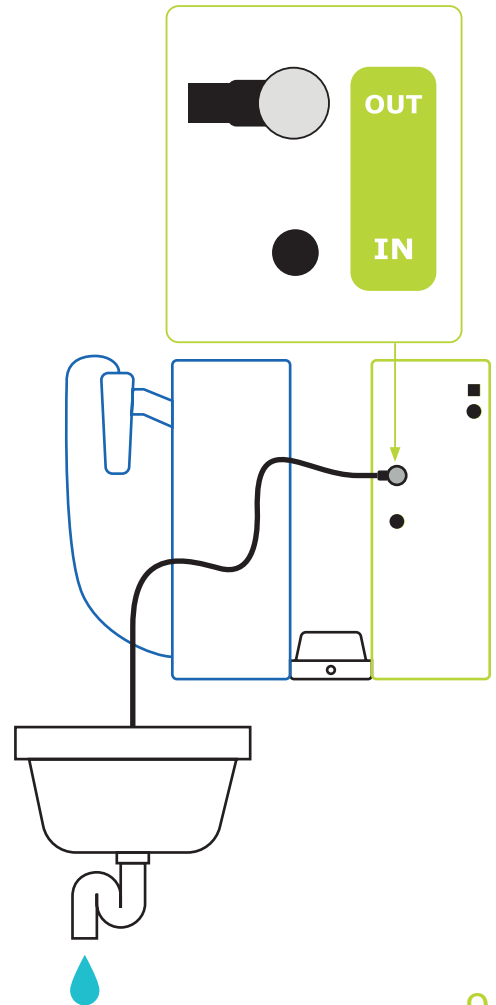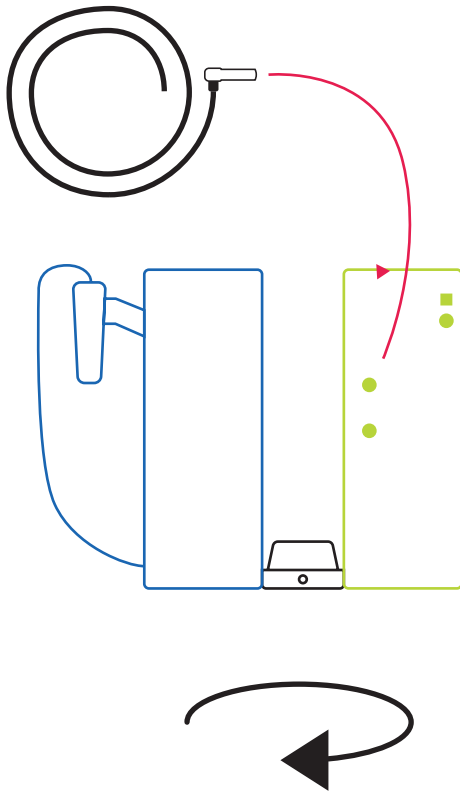

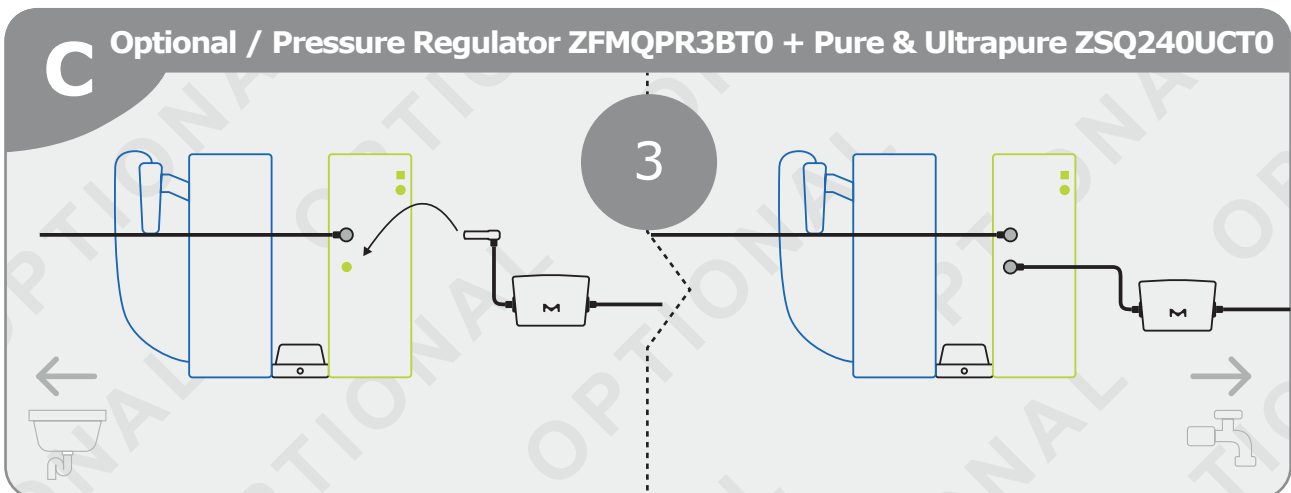
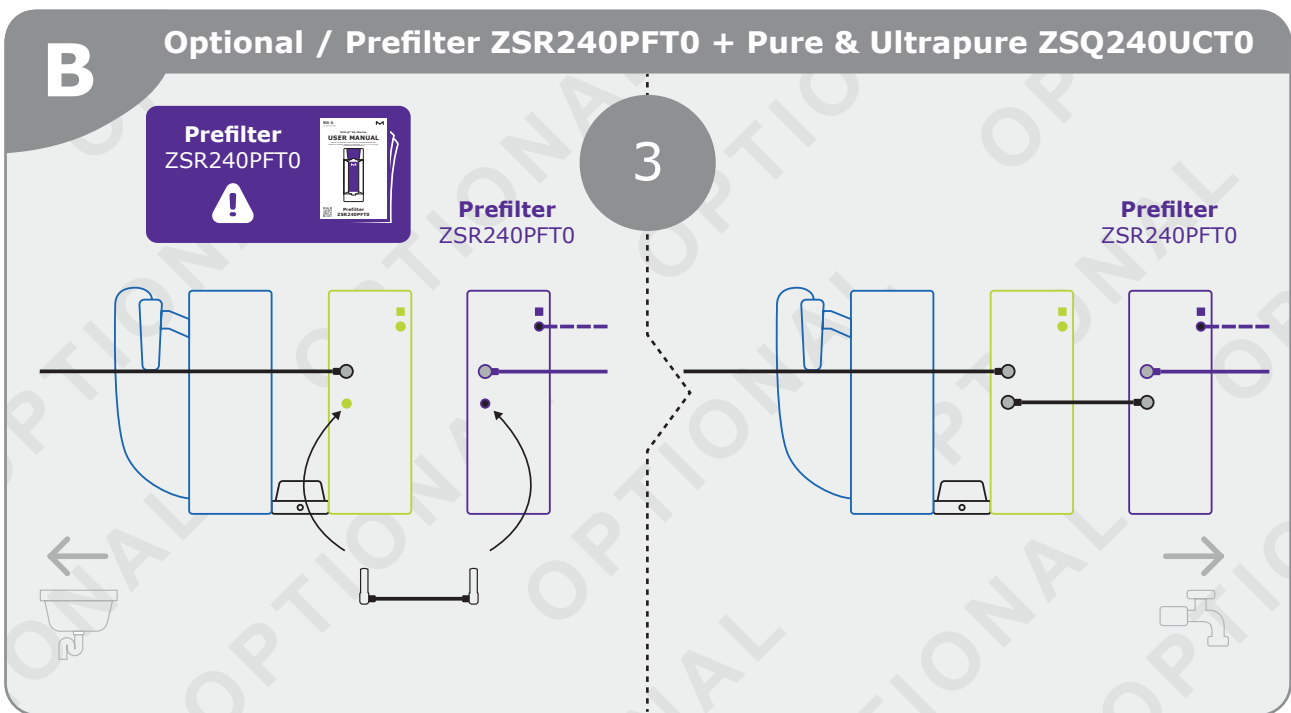
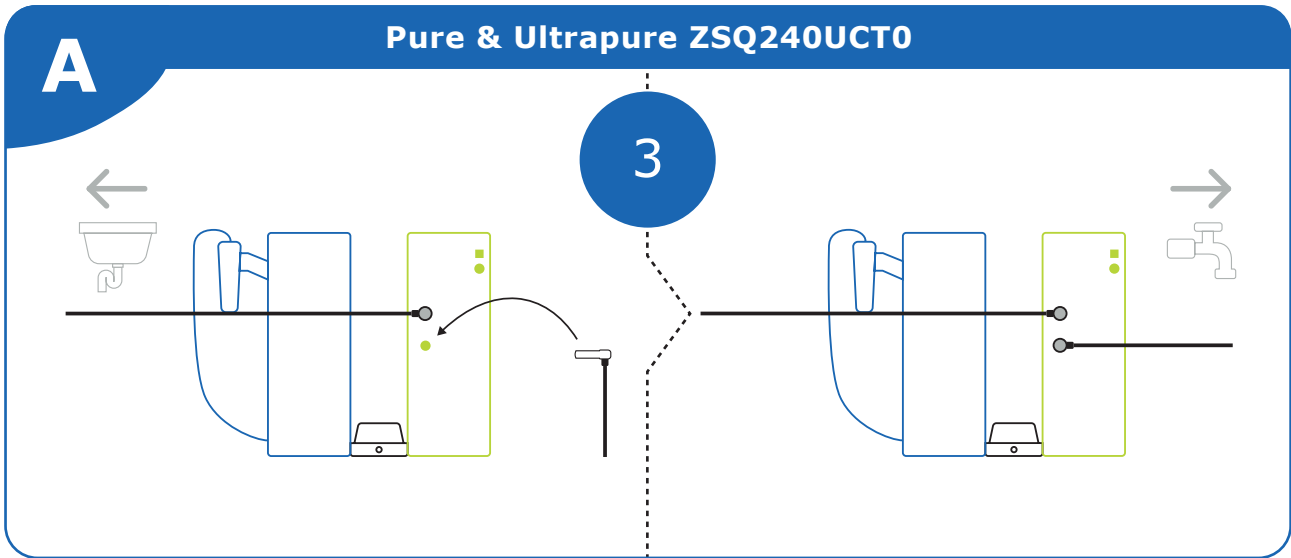


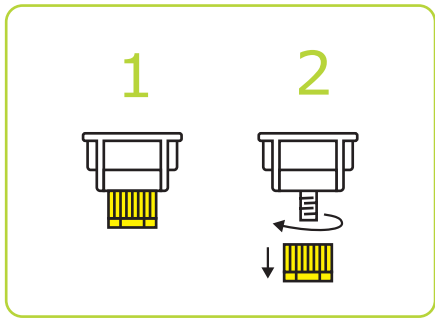



1/2" Male  
NPT/BSP/GAZ

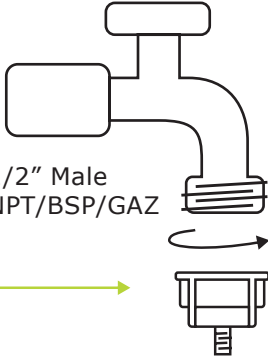



4

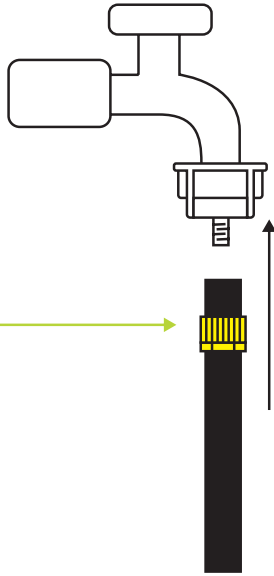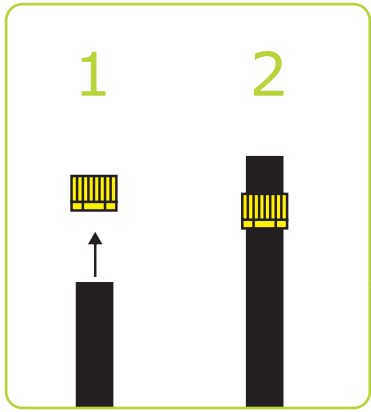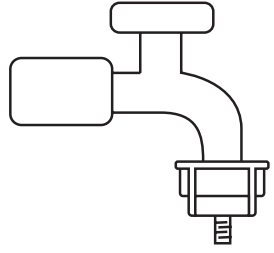


5

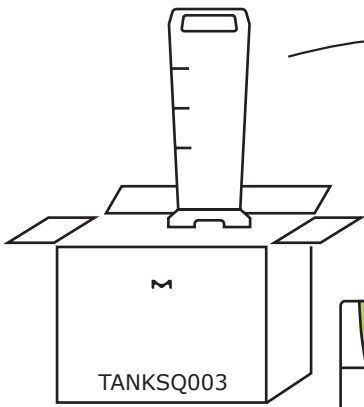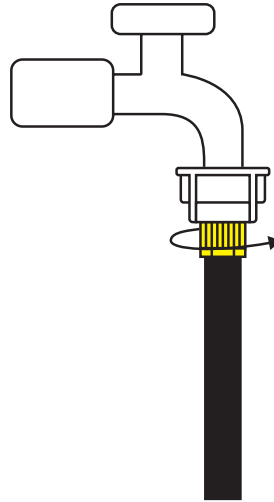


6

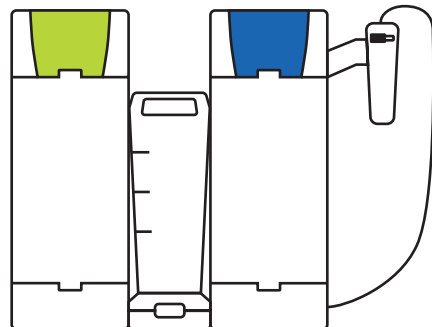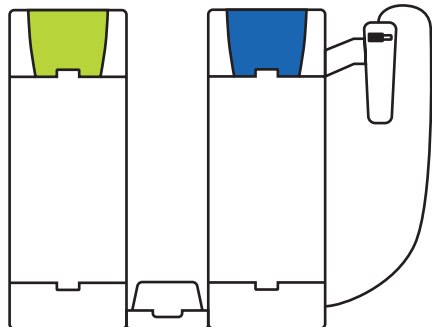


7

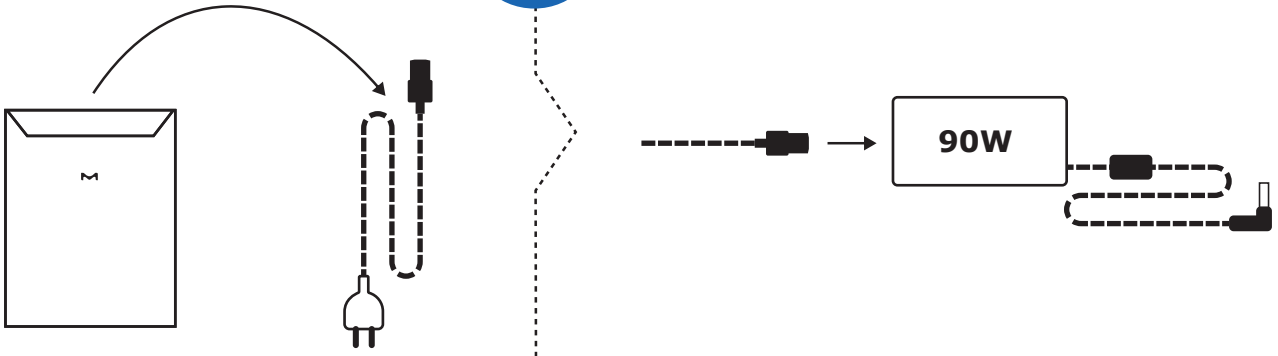


8

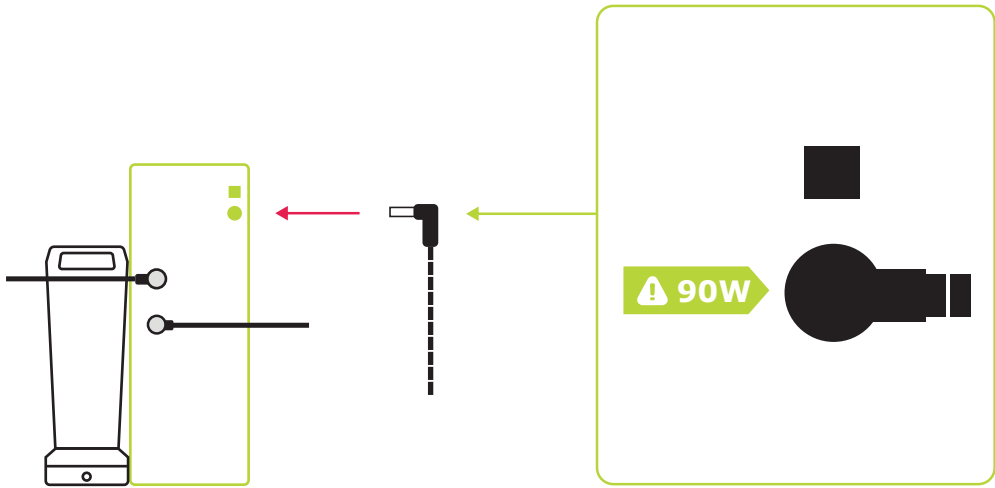


9

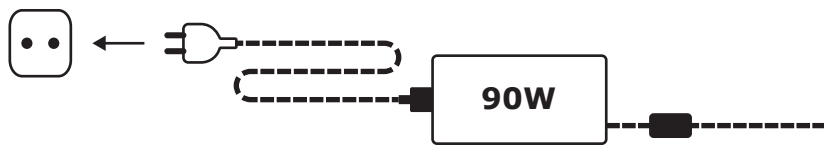


10

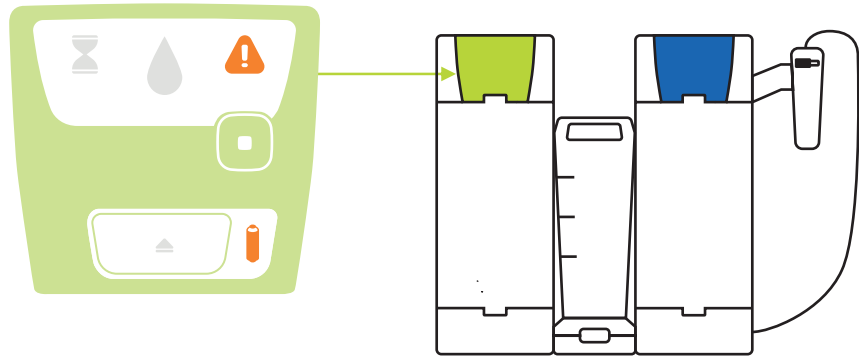


11

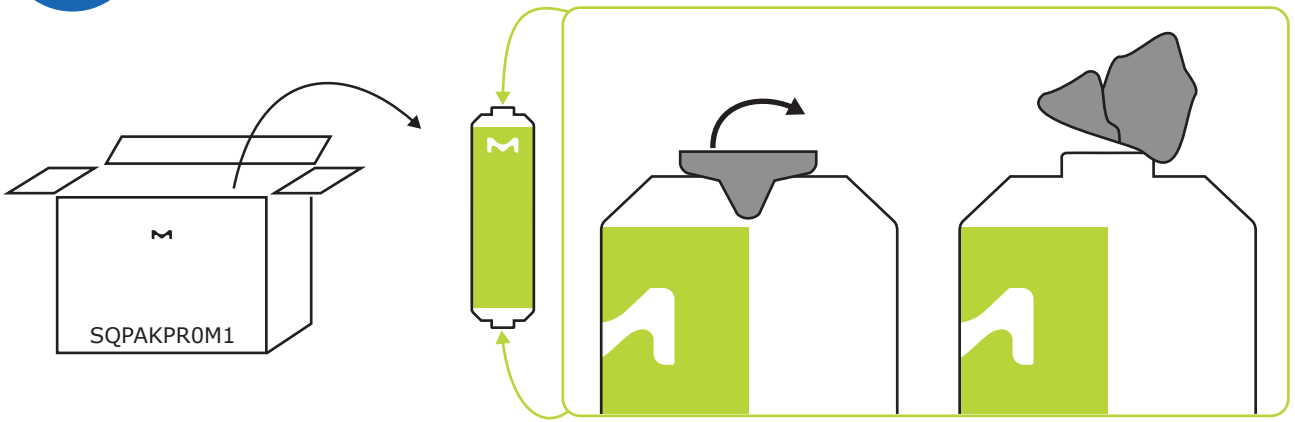

12


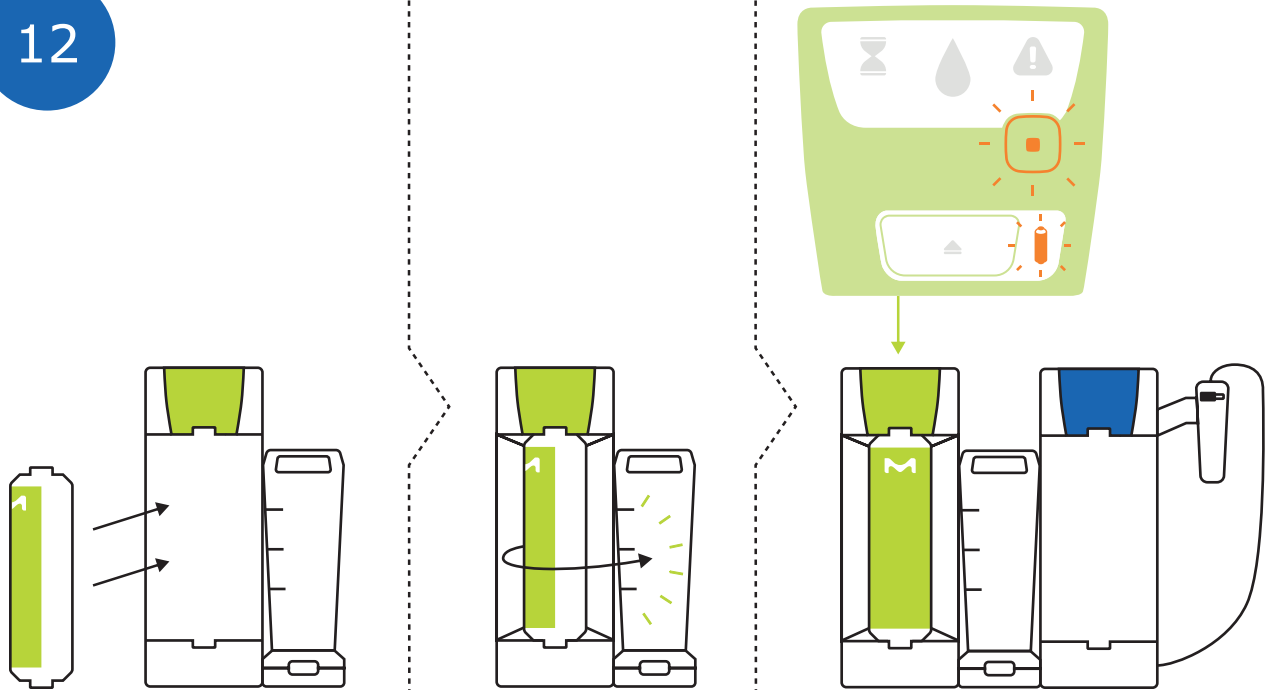


13

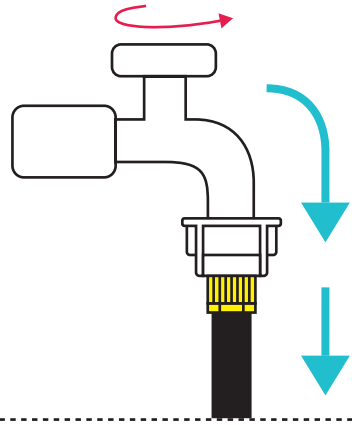

ON / OFF

14

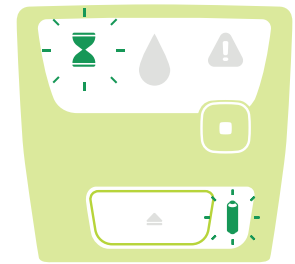
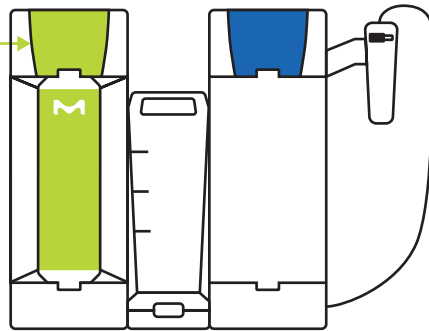


15


Optional / Prefilter ZSR240PFT0




15

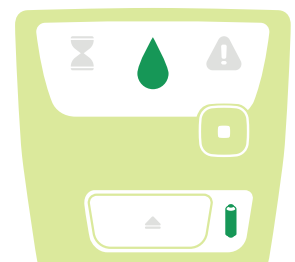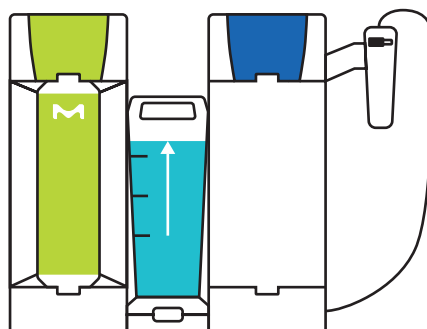


16

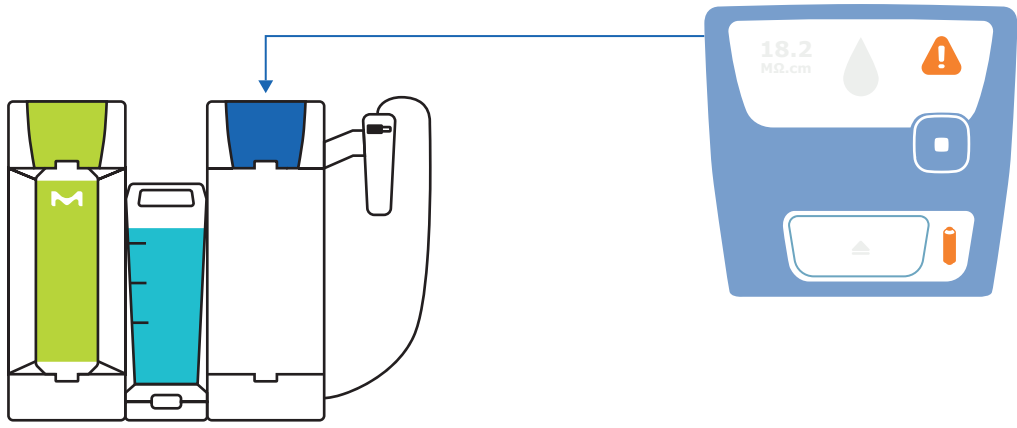


17

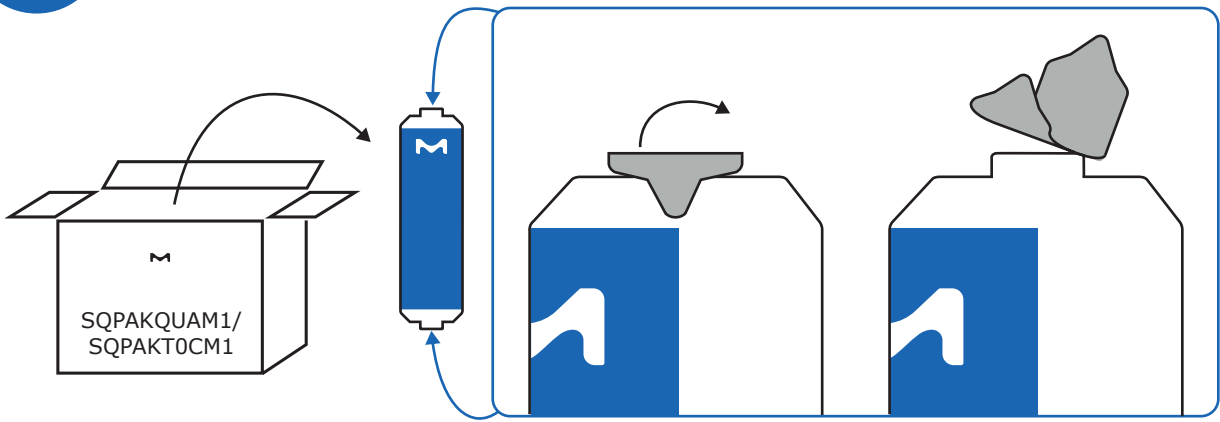


18

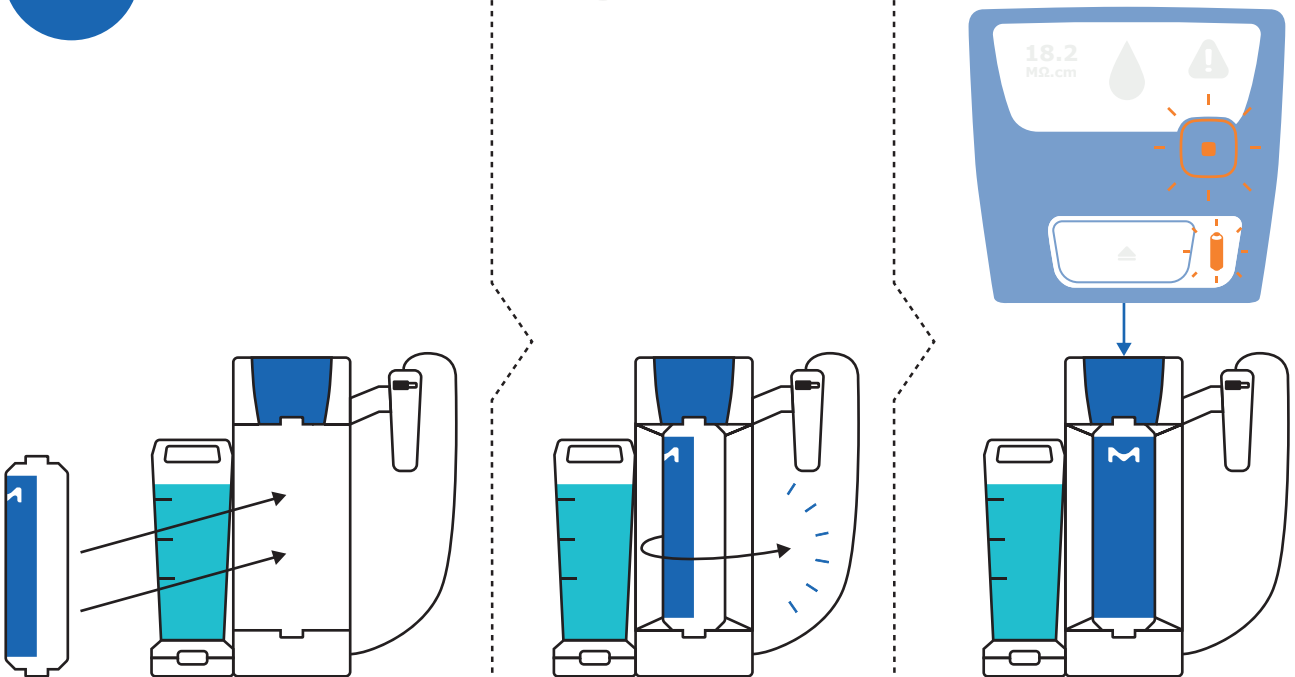


19

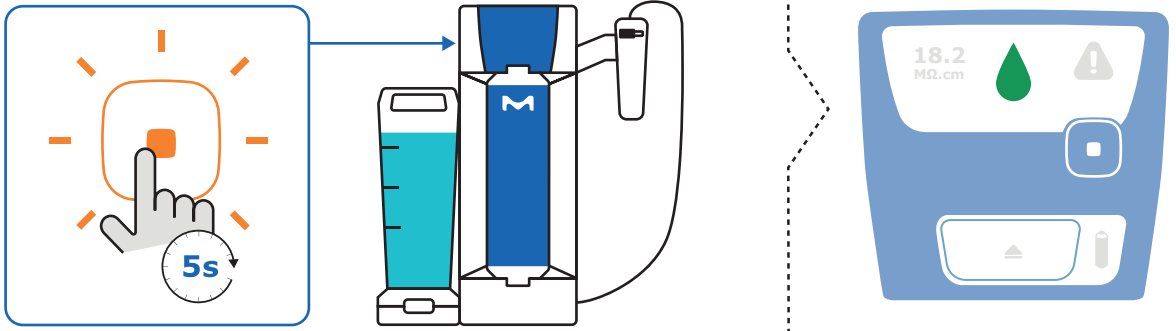

20


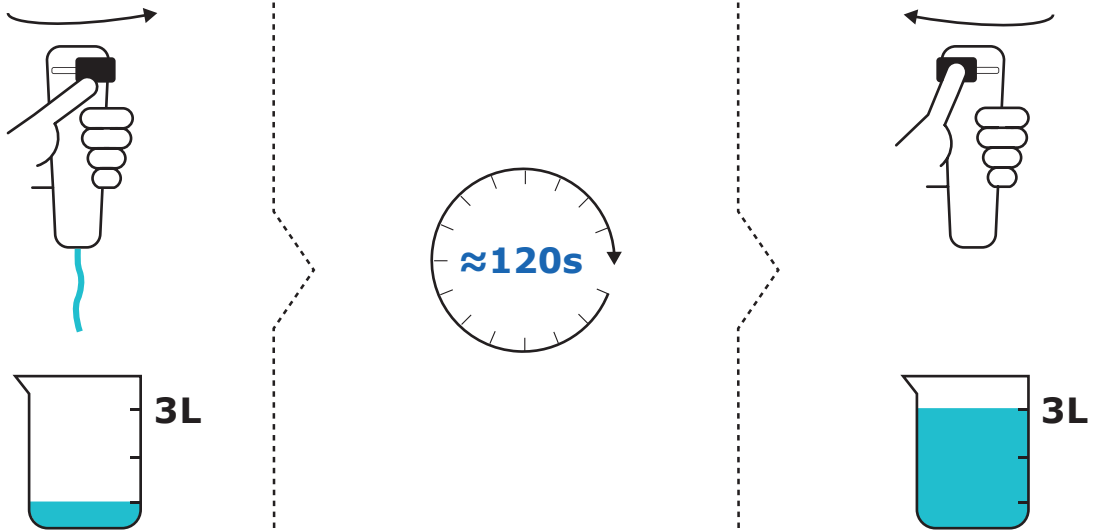


21

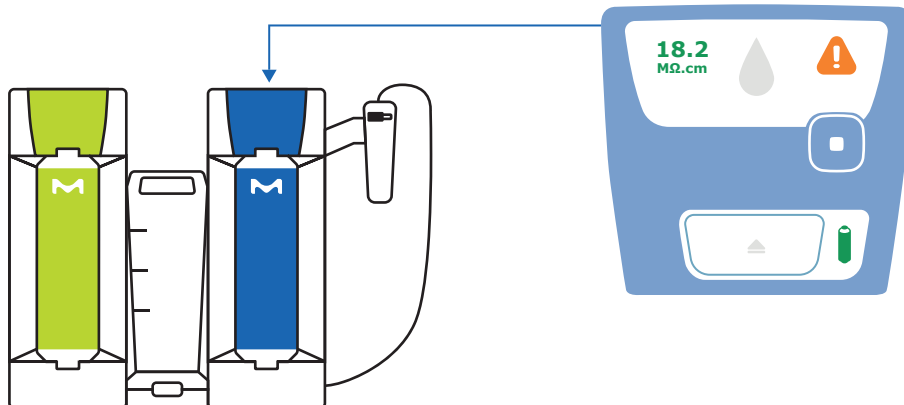




22

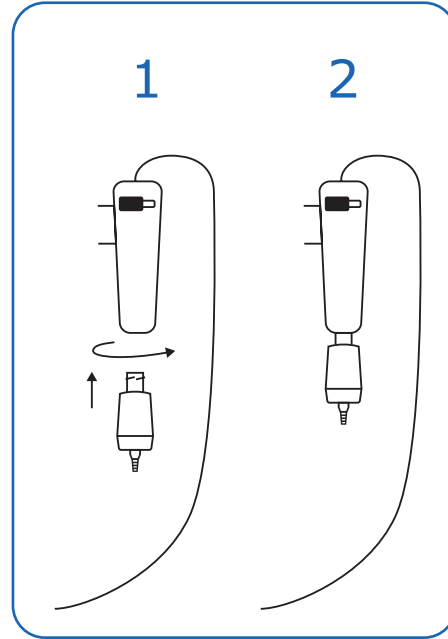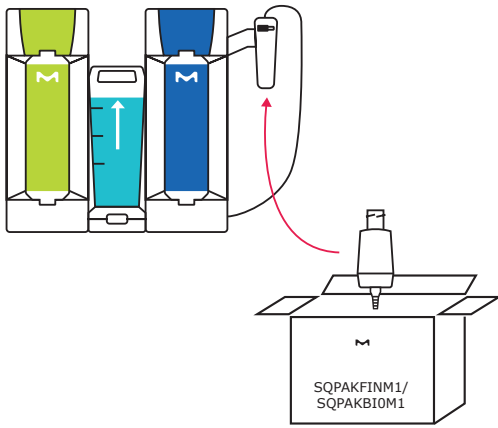

23

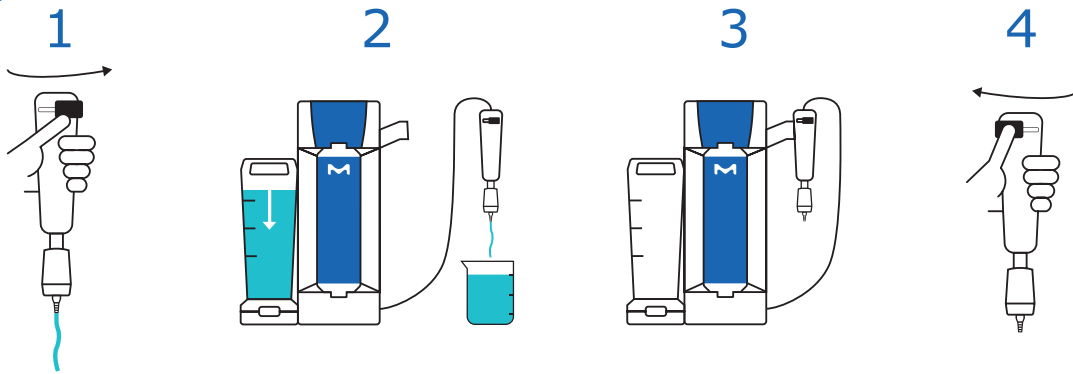

SQPAKFIN1 1 x 3L




SQPAKBI0M1 3 x 3L




24

Optional / SQPAK™ Bio Final Filter SQPAKBI0M1

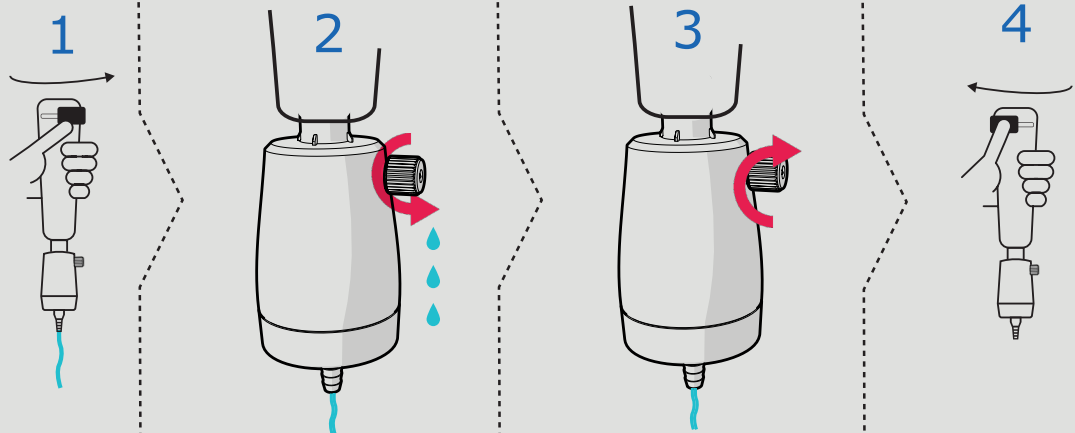

25

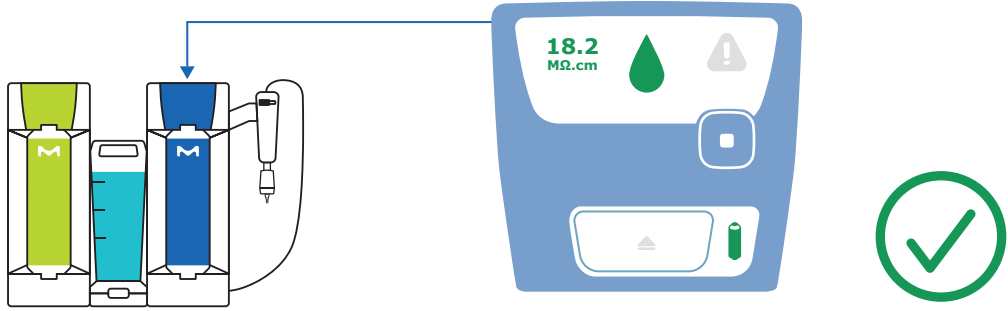



# Accessories


ACCESSOIRES / ACCESSORI / ZUBEHÖR / ACCESORIOS / ACESSÓRIOS /  
アクセサリ / 配件 / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ




# Accessory: Water Sensor Installation

Accessoire : Installation du détecteur d'eau / Accessorio: Installazione del sensore anti-allagamento /  
Zubehör: Installation des Wasserwächters / Accesorio: Instalación del sensor de agua /  
Acessório: Instalação do sensor de água / アクセサリー:漏水センサーの設置 / 配件:漏水检测器安装 /  
Дополнительный материал: Установка датчика воды


1

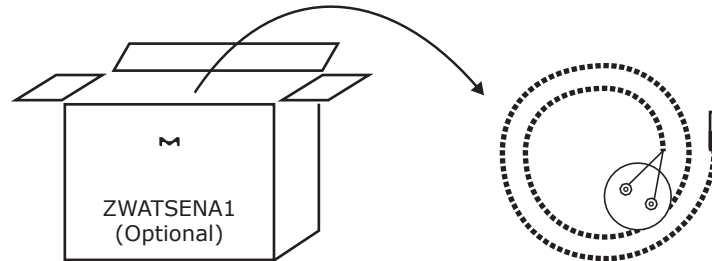

2

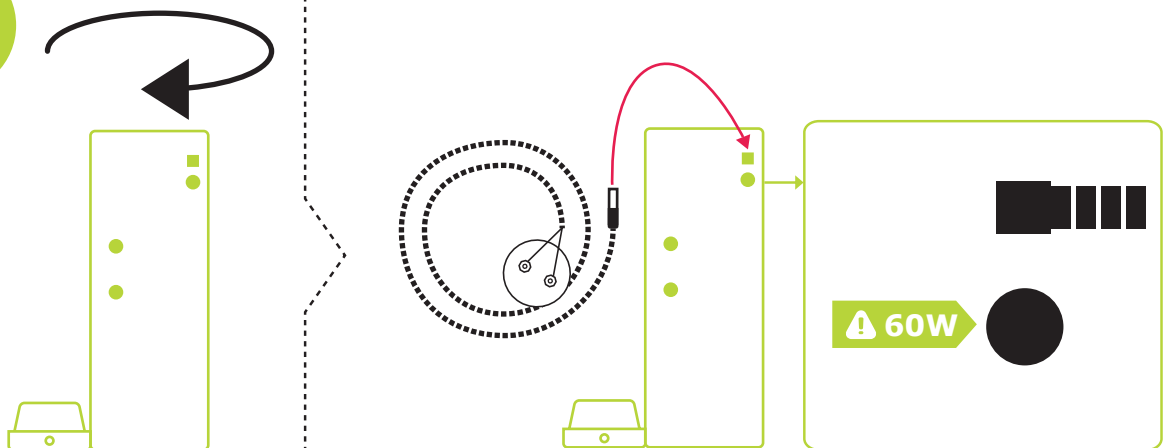


3

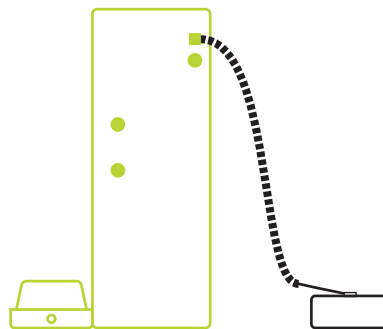


# Accessory: Gravity Valve Installation

Accessoire : Installation du distributeur gravitaire / Accessorio: Installazione dell'erogatore gravimetrico /  
Zubehör: Installation der Schwerkraft-Entnahmeeinheit / Accesorio: Instalación del dispensador por gravedad /  
Acessório: Instalação do dispensador gravitacional / アクセサリー: 重力式採水ユニットの設置 / 配件: 重力取水器安裝 /  
Дополнительный материал: Установка гравитационного дозатора


1

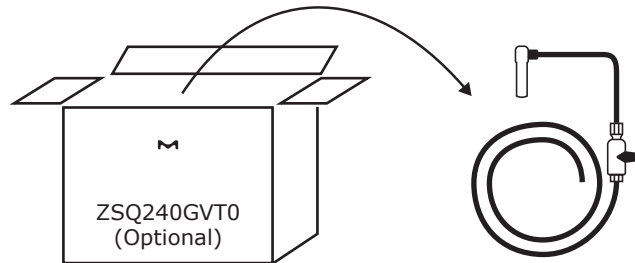

2

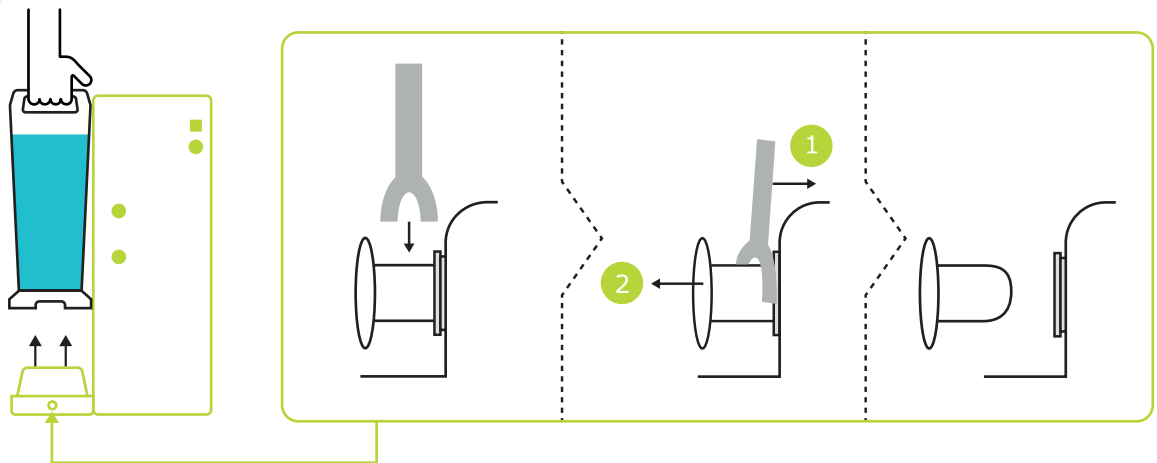

3

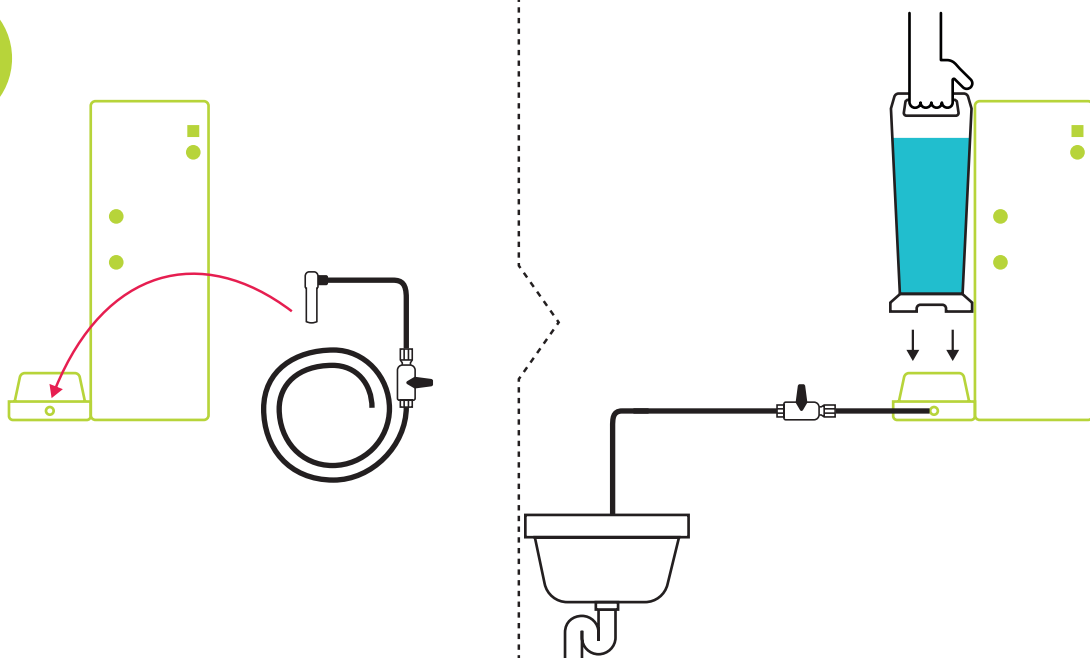





# System Presentation


PRÉSENTATION DU SYSTÈME / PRESENTAZIONE DEL SISTEMA / SYSTEMDARSTELLUNG /  
PRESENTACIÓN DEL SISTEMA / APRESENTAÇÃO DO SISTEMA / システムの説明 / 系統介绍 / ПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМЫ





# System Overview

Aperçu du système / Panorámica del sistema / Systemüberblick / Descripción del sistema / Visão geral do sistema / システムの概要 / 系統概述 / Обзор системы

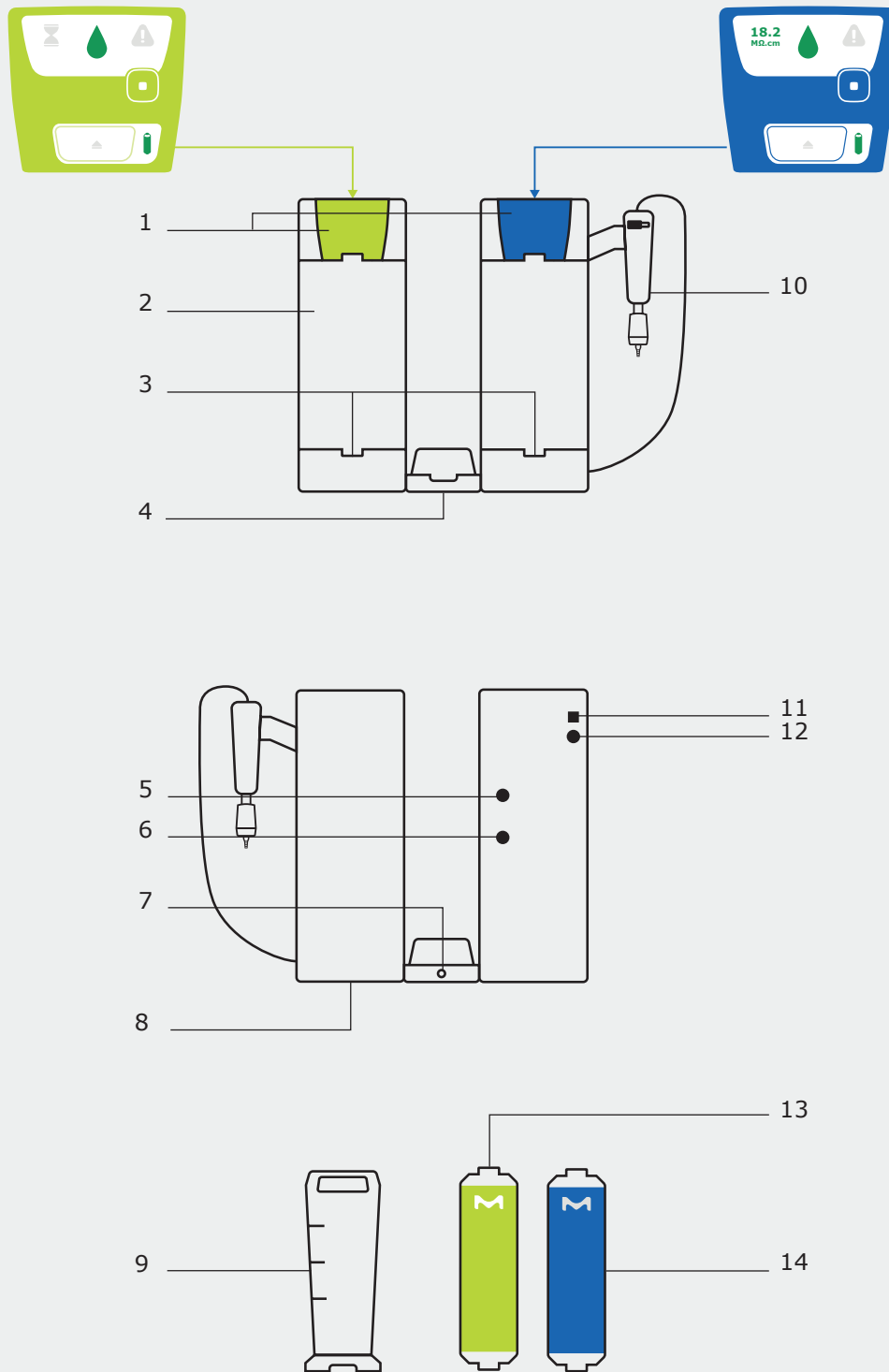







1. LED Interface	LED d'interface / LED dell'interfaccia / Schnittstellen-LED / LED del interfaz / LED de interface / インターフェイスのLED / 界面 LED 指示灯 / Светодиодные индикаторы интерфейса
2. System	Système / Sistema / System / Sistema / Sistema / システム / 系统 / Система
3. Cartridge holder	Support de cartouche / Portacartuccia / Filterelementhalter / Portacartuchos / Porta-cartucho / カートリッジホルダー / 濾柱座 / Держатель картриджа
4. Tank base	Base de la cuve / Base del serbatoio / Tanksockel / Base del depósito / Base do tanque / タンクのベース / 水箱底座 / Основание резервуара
5. Reject connection	Raccordement au rejet / Connessione con lo scarico del concentrato / Verwurfsanschluss / Conexión de rechazo / Conexão de rejeição / 排水接続口 / 废水连接 / Соединение для сброса
6. Feed water connection	Raccordement à l'eau d'alimentation / Connessione con l'alimentazione dell'acqua / Speisewasseranschluss / Conexión al agua de alimentación / Conexão de água de alimentação / 供水接続口 / 进水连接 / Соединение для подачи воды
7. Gravity valve connection	Raccordement de la vanne gravitaire / Connessione con la valvola di dosaggio gravimetrico / Schwerkraftventilanschluss / Conexión a la válvula de gravedad / Conexão da válvula de gravidade / 重力弁接続口 / 重力阀连接 / Соединение гравитационного клапана
8. Firm label	Plaque de firme / Piastra fissa / Feste Platte / Placa de marca / Placa firme / 铭板 / 铭牌 (Firm plate) / Фирменная табличка
9. Tank	Cuve / Serbatoio / Tank / Depósito / Tanque / タンク / 水箱 / Резервуар
10. Dispenser	Distributeur / Erogatore / Entnahmeeinheit / Dispensador / Dispensador / 採水ユニット / 取水器 / Дозатор
11. Water sensor socket	Prise du détecteur d'eau / Presa per il sensore antiaggimento / Wasserwächterbuchse / Toma del sensor de agua / Soquete do sensor de água / 漏水センサーソケット / 漏水検測器插口 / Гнездо датчика воды
12. Power supply socket	Prise de l'alimentation électrique / Presa per l'alimentatore / Stromversorgungsbuchse / Toma de alimentación / Soquete da fonte de alimentação / 電源ソケット / 电源插座 / Гнездо источника питания
13. Pure cartridge	Cartouche Eau pure / Cartuccia per la produzione di acqua pura / Reinwasser-Filterelement / Cartucho de agua purificada / Cartucho de água pura / 純水カートリッジ / 純水濾柱 / Картридж с чистой водой
14. Ultrapure cartridge	Cartouche Eau ultra pure / Cartuccia per la produzione di acqua ultrapura / Reinstwasser-Filterelement / Cartucho de agua ultrapura / Cartucho de água ultrapura / 超純水カートリッジ / 超純水濾柱 / Картридж со сверхчистой водой



# Dimensions & Weights




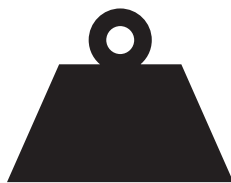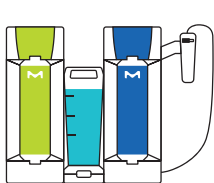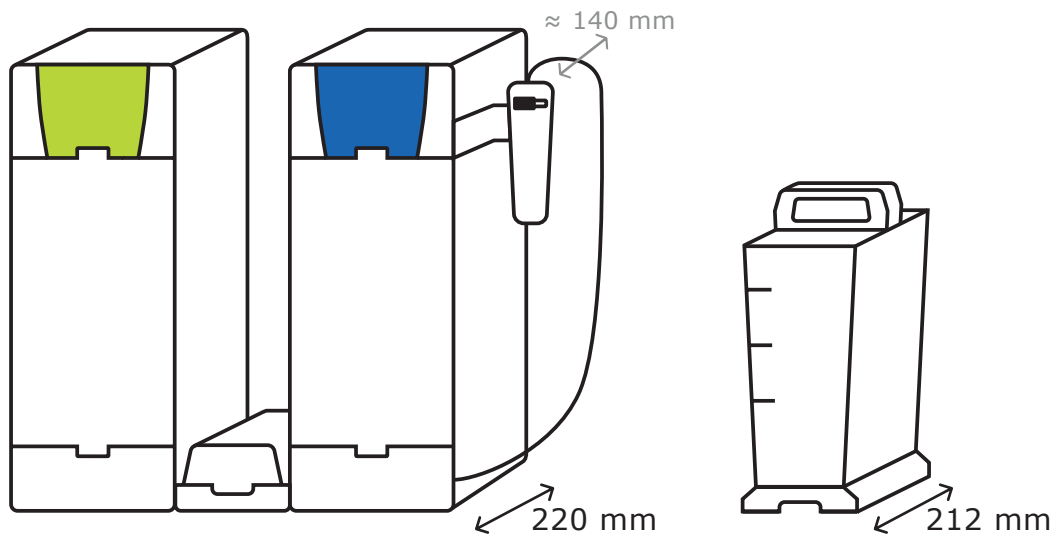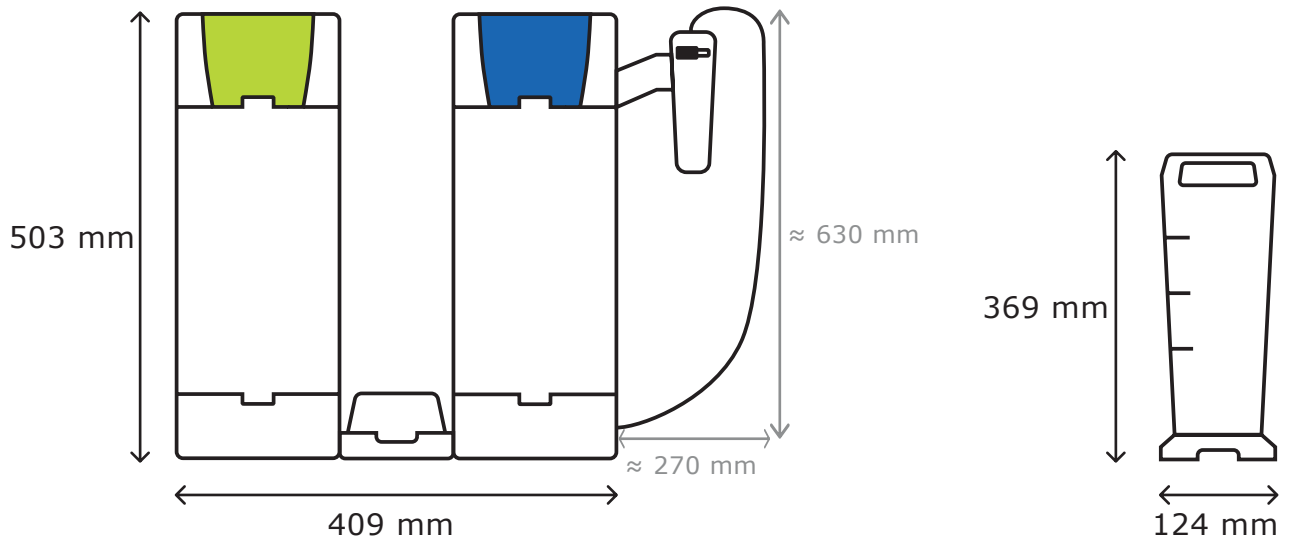







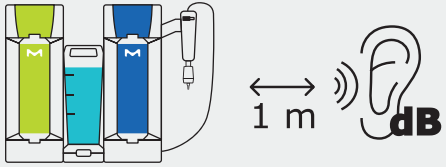
Dimensions et poids / Dimensioni e pesi / Abmessungen & Gewichte / Dimensiones y pesos / Dimensões e pesos /  
寸法と重量 / 尺寸和重量 / Размеры и вес

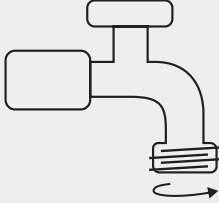

17 kg

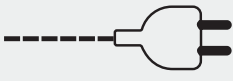
# Connection Pre-requisite & Environmental

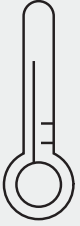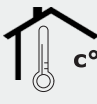Pré-requis de connexion et environnementaux / Prerequisiti ambientali e per le connessioni / Voraussetzungen für Anschlüsse & Umfeld / Requisitos previos de conexión y entorno / Pré-requisitos de conexão e ambientais / 接続、環境要件 / 连接及环境要求 / Подсоединение и необходимые условия окружающей среды

	<p><math>Q_{max} \geq 120 \text{ L.h}^{-1} @ 1 \text{ bar}</math></p> <p>P (bar) ? </p> <p> 1/2" Male NPT/BSP/GAZ</p>				
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="display: flex; align-items: center;">    </div> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;">50/60 Hz 10%</td> <td style="width: 33%;">90 W</td> <td style="width: 33%;">100 - 240 V 10%</td> </tr> </table> </div>			50/60 Hz 10%	90 W	100 - 240 V 10%
50/60 Hz 10%	90 W	100 - 240 V 10%			
 <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">C°</p>	 <p><math>4^{\circ}\text{C} \leq T \leq 40^{\circ}\text{C}</math></p>  <p><math>5^{\circ}\text{C} \leq T \leq 35^{\circ}\text{C}</math></p>	<p>Air and water / Air et eau / Aria e acqua / Luft und Wasser / Aire y agua / Ar e água / 空気と水 / 空气和水 / Воздух и вода</p>			
 <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">%</p>	<p>&lt; 80 % @ 31°C, &lt; 50 % @ 40°C</p>	<p>Relative humidity / Humidité relative / Umidità relativa / Relative Luftfeuchtigkeit / Humedad relativa / Umidade relativa / 相对湿度 / 相对湿度 / Относительная влажность</p>			
 <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">m</p>	<p>&lt; 3000 m</p>	<p>Above sea level / Au-dessus du niveau de la mer / Sopra il livello del mare / Über dem Meeresspiegel / Sobre el nivel del mar / Acima do nível do mar / 海面以上 / 高于海平面 / Высота над уровнем моря</p>			
 <p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">dB</p>	<p>&lt; 60 dB @ 1 m @ 20 kPa</p>				

# Technical Specifications

Spécifications techniques / Specifiche tecniche / Technische Daten / Especificaciones técnicas /  
Especificações técnicas / 技術仕様 / 技术规格 / Технические характеристики

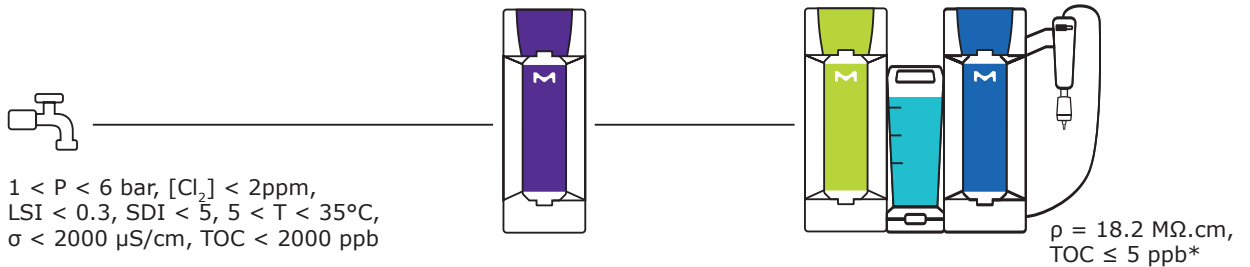

All parameters corrected @ 25°C /  
Tous les paramètres corrigés à 25 °C /  
Tutti i parametri corretti a 25 °C /  
Alle Parameter korrigiert @ 25 °C /  
Todos los parámetros corregidos a 25 °C /  
Todos os parâmetros corrigidos a 25 °C /  
全パラメーターは25 °Cに補正 /  
所有参数均在 25 °C 下校正 /  
Все параметры скорректированы при температуре 25 °C



SQPAK TOC QUANTA Cartridge TOC ≤ 5 ppb\*



SQPAK™ Final Filter

Q ≤ 1.6 L/min

Particulates ≤ 0.22 μm

Particules / Particelle / Partikel / Partículas /  
Particulados / 粒子/ 颗粒 / Частицы

Bacteria ≤ 10 CFU/L


Bactéries / Batteri / Bakterien / Bacterias /  
Bactérias / 生菌数/ 细菌 / Бактерии

<b>Organization</b> Organisme / Ente / Organisation / Organización / Organização / 組織 / 组织 / Организация	<b>Water quality / grade</b> Qualité/Grade de l'eau / Qualità/grado dell'acqua / Wasserqualität / Calidad o grado del agua / Qualidade/grau da água / 水质グレード / 水质/级别 / Качество/класс воды
European Pharmacopeia	<b>Purified water in bulk /</b> Eau purifiée en vrac / Acqua purificata in bulk / Gereinigtes Wasser in Großmengen / Agua purificada a granel / Água purificada a granel / バルク精製水 / 散装纯水 / Очищенная вода нерасфасованная
U.S. Pharmacopeia	
Japanese Pharmacopoeia / 日本薬局方	<b>Purified water /</b> Eau purifiée / Acqua purificata / Gereinigtes Wasser / Agua purificada / Água purificada / 精製水 / 纯水 / Очищенная вода
Chinese Pharmacopoeia / 中国药典	
ASTM® D1193	<b>Type I water /</b> Eau de Type I / Acqua di Tipo I / Wasser vom Typ I / Agua de tipo I / Água tipo I / タイプ I 水 / I 类水 / Вода типа I
ISO® 3696	<b>Grade 1 water /</b> Eau de classe 1 / Acqua di Grado 1 / Wasser der Qualität 1 / Agua de grado 1 / Água de grau 1 / グレード1水 / 1 级水 / Вода класса 1
Chinese National Standard GB/T 6682 / 中国国家标准 GB/T 6682	
Chinese National Standard GB/T 33087 / 中国国家标准 GB/T 33087	<b>Ultrapure water /</b> Eau ultra pure / Acqua ultrapura / Reinstwasser / Agua ultrapura / Água ultrapura / 超纯水 / 超纯水 / Сверхчистая вода
JIS K 0557	<b>A4 water /</b> Eau A4 / Acqua A4 / A4-Wasser / Agua A4 / Água A4 / A4水 / A4 水 / Вода A4
Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI®)	<b>Clinical Laboratory Reagent Water (CLRW) /</b> Eau de qualité CLRW / Acqua a grado reagente per il laboratorio clinico CLRW / Reinwasser für das klinische Labor CLRW / Agua de calidad reactiva para laboratorios clínicos CLRW / Água reagente para laboratórios clínicos CLRW / Clinical Laboratory Reagent Water (CLRW) / 临床实验室试剂水 (CLRW) / Вода клинического лабораторного назначения CLRW



SQPAK™ Bio Final Filter

Q ≤ 0.7L/min

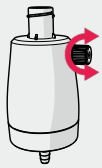

<b>Bacteria</b> Bactéries / Batteri / Bakterien / Bacterias / Bactérias / 生菌数 / 細菌 / Бактерии	< 10 CFU/L
<b>Pyrogens (endotoxins)</b> Pyrogènes (endotoxines) / Pirogeni (endotossine) / Pyrogene (Endotoxine) / Pirógenos (endotoxinas) / Pirogênios (endotoxinas) / 파이로젠(엔도톡신) / 热原(内毒素) / Пирогены (эндотоксины)	< 0.001 EU/mL
<b>RNases</b> RNases / RNasi / RNasen / ARNasas / RNases / RNase / 核糖核酸酶(RNase) / РНКазы	< 1 pg/mL
<b>DNases</b> DNases / DNasi / DNasen / ADNasas / DNases / DNases / 脱氧核糖核酸酶(DNases) / ДНКазы	< 5 pg/mL
<b>Proteases</b> Protéases / Proteasi / Proteasen / Proteasas / Proteases / プロテアーゼ/ 蛋白酶 / Протеазы	< 0.15 µg/mL



# User Manual




MANUEL D'UTILISATION / MANUALE D'USO / BEDIENUNGSANLEITUNG / MANUAL DE USUARIO /  
MANUAL DO USUÁRIO / ユーザーマニュアル / 用户手册 / РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ





# How To Use

Mode d'emploi / Istruzioni per l'uso / Anwendung / Cómo utilizar / Como usar /  
ご利用方法 / 如何使用 / Способ применения

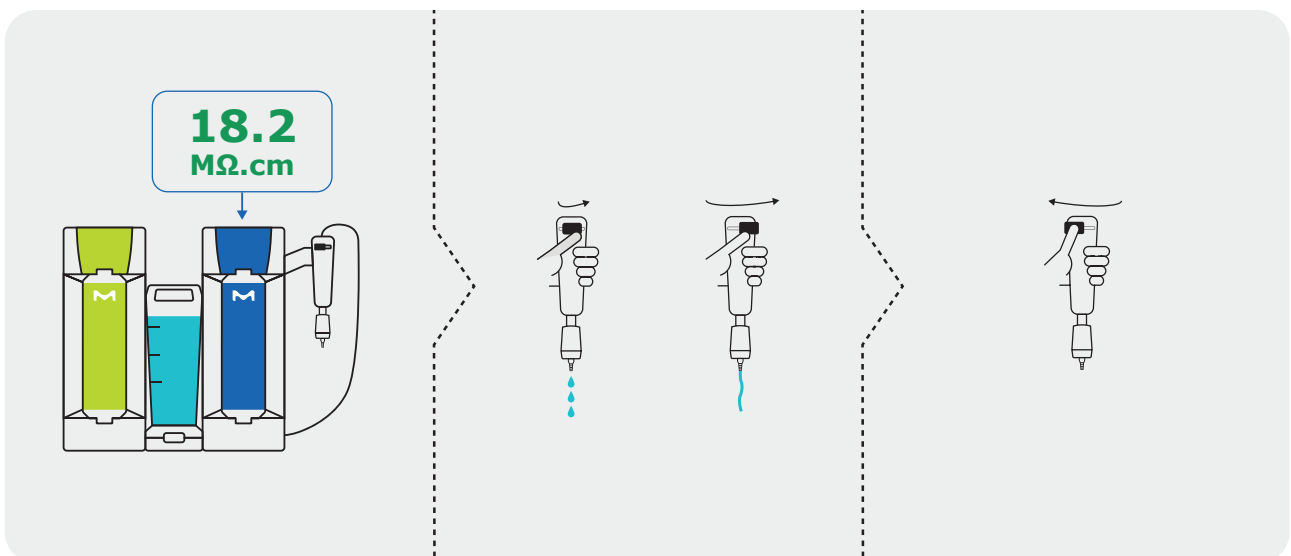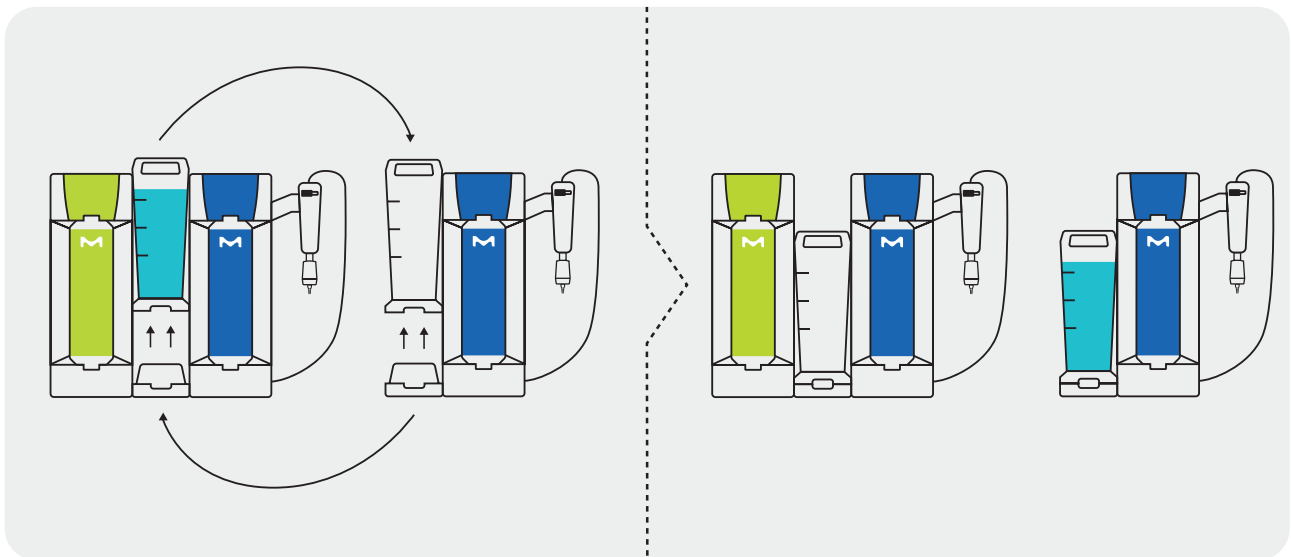
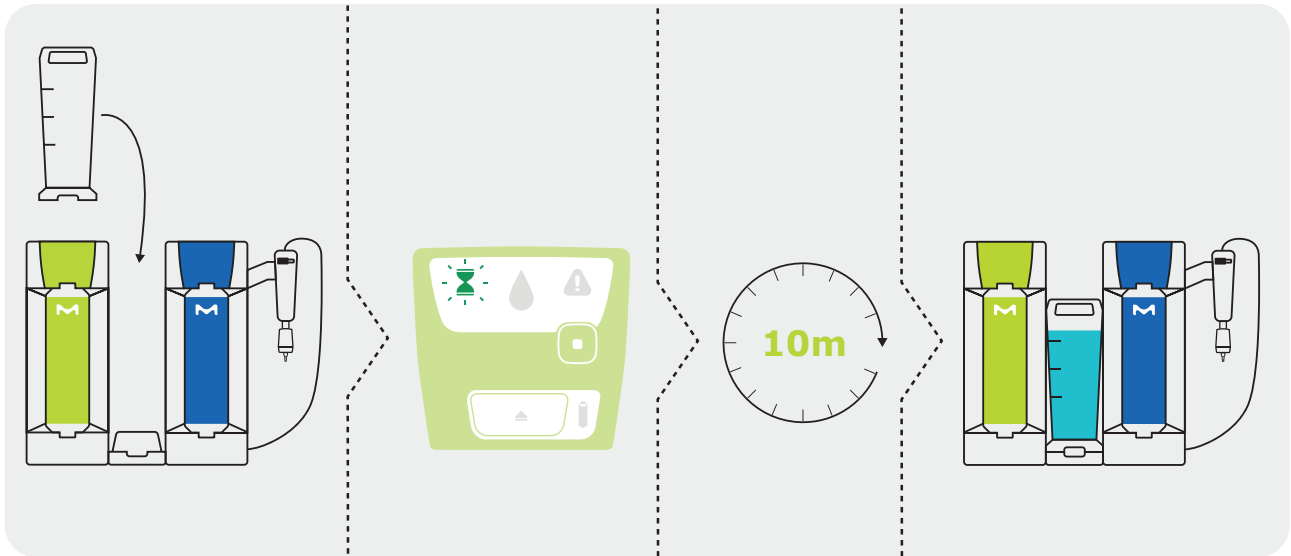




# Signals & Messages



Signaux et messages / Segnali e messaggi / Signale & Mitteilungen / Señales y mensajes / Sinais e mensagens /  
シグナルとメッセージ / 信号和消息 / Сигналы и сообщения

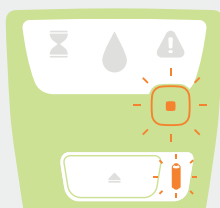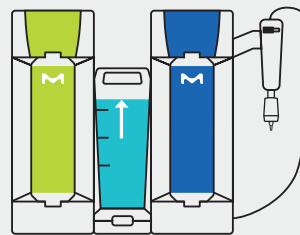


=





# Signals & Messages


Signaux et messages / Segnali e messaggi / Signale & Mitteilungen / Señales y mensajes / Sinais e mensagens /  
シグナルとメッセージ / 信号和消息 / Сигналы и сообщения

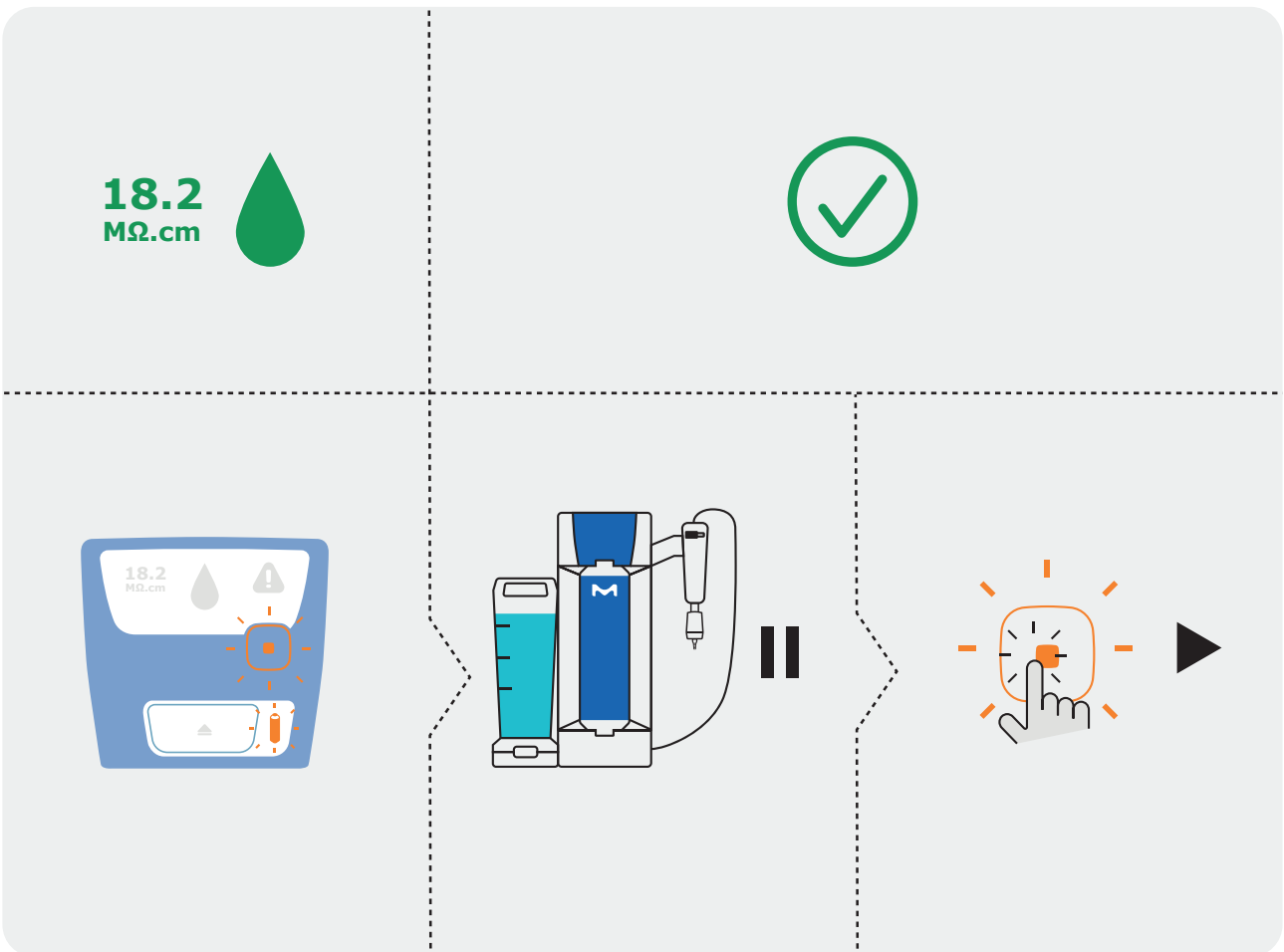

# Troubleshooting



Dépannage / Risoluzione dei problemi / Fehlersuche / Resolución de problemas / Resolução de problemas /  
トラブルシューティング / 故障排除 / Устранение неполадок

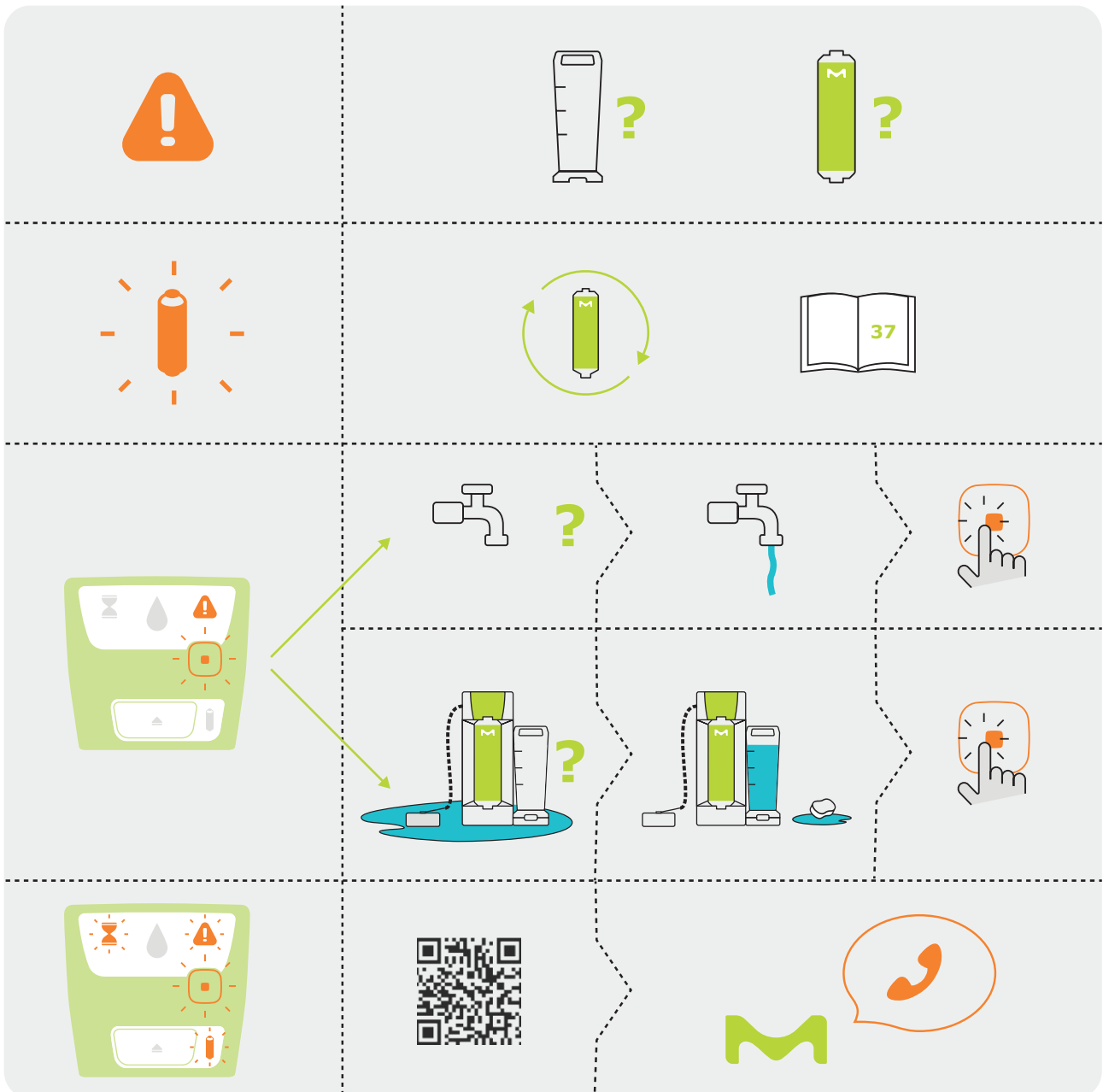



# Troubleshooting

Dépannage / Risoluzione dei problemi / Fehlersuche / Resolución de problemas / Resolução de problemas /  
トラブルシューティング / 故障排除 / Устранение неполадок




# Cartridge Replacement




Remplacement des cartouches / Sostituzione delle cartucce / Ersetzen von Filterelementen / Sustitución del cartucho / Substituição do cartucho / カートリッジの交換 / 濾柱更換 / Замена картриджа



1

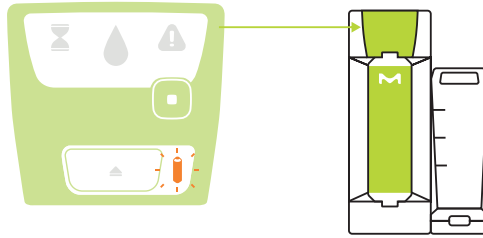



2

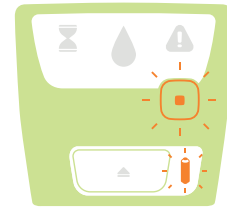


3

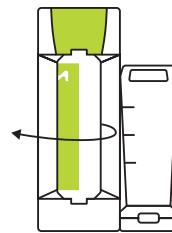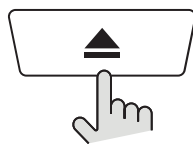





4

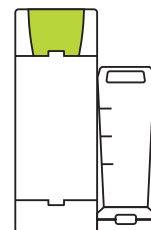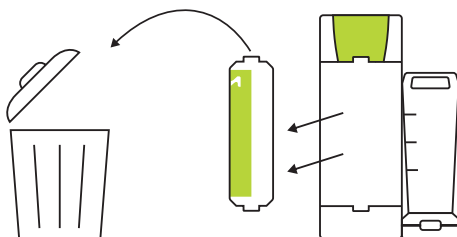



5

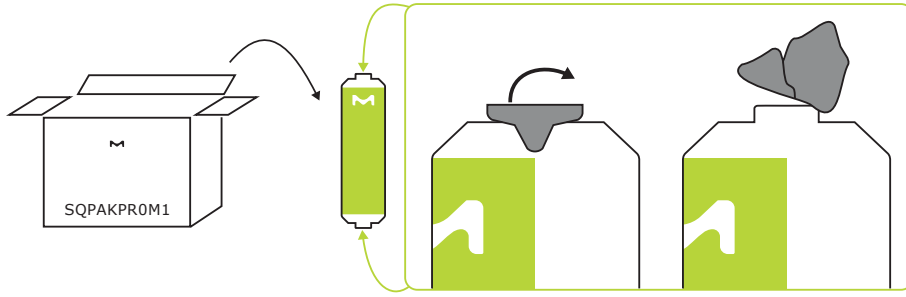



6

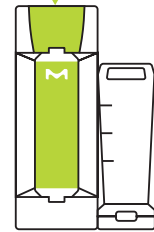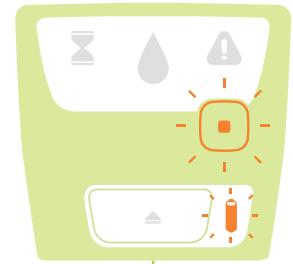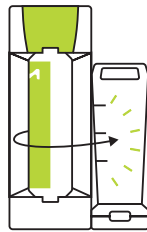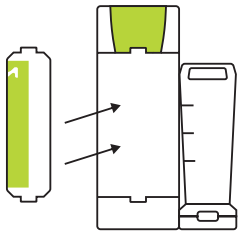

7

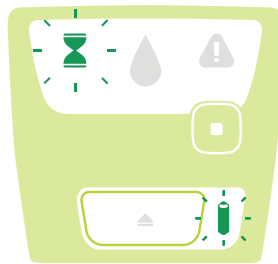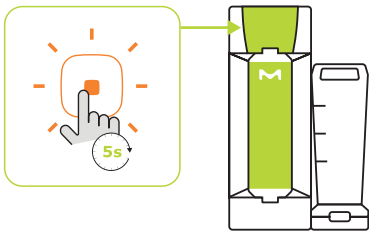

8

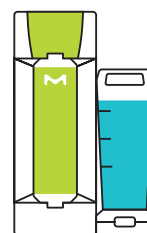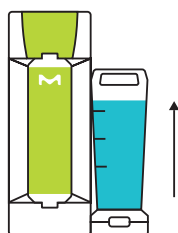


# Cartridge Replacement




Remplacement des cartouches / Sostituzione del filtro finale / Ersetzen von Filterelementen /  
Sustitución del cartucho / Substituição do cartucho / カートリッジの交換 / 濾柱更換 / Замена картриджа


1

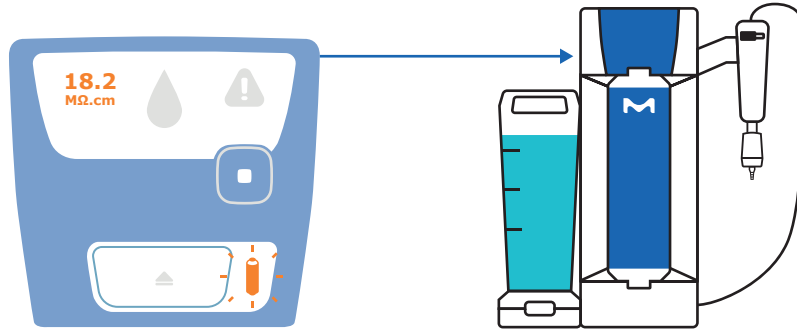


2

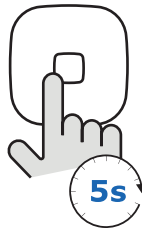


3

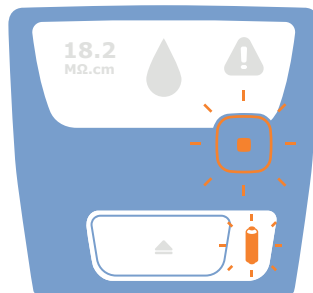


4

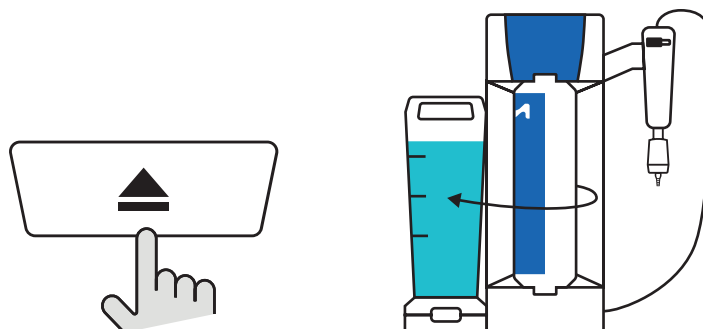


5

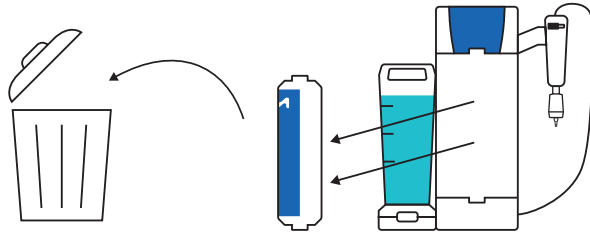





6

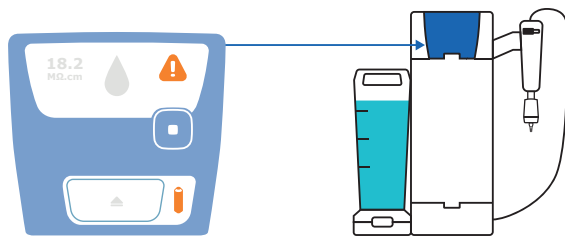

7

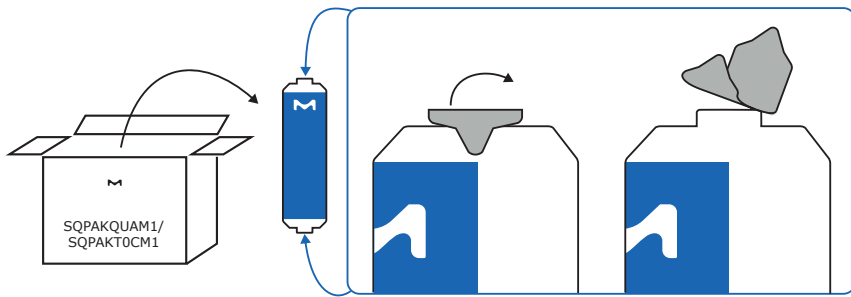


8

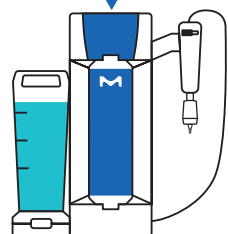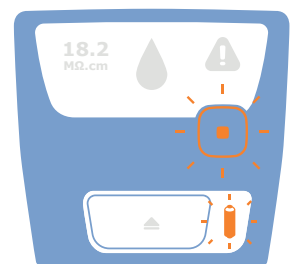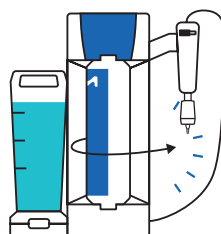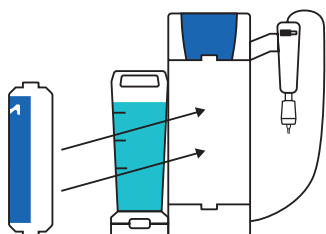





9

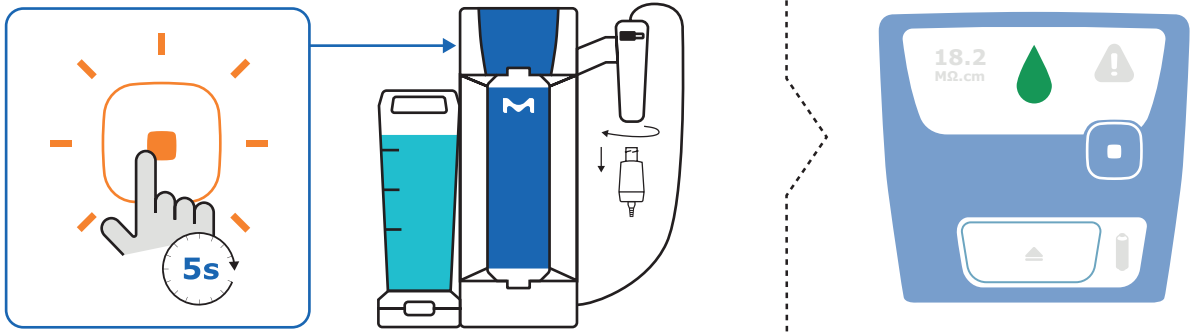

10

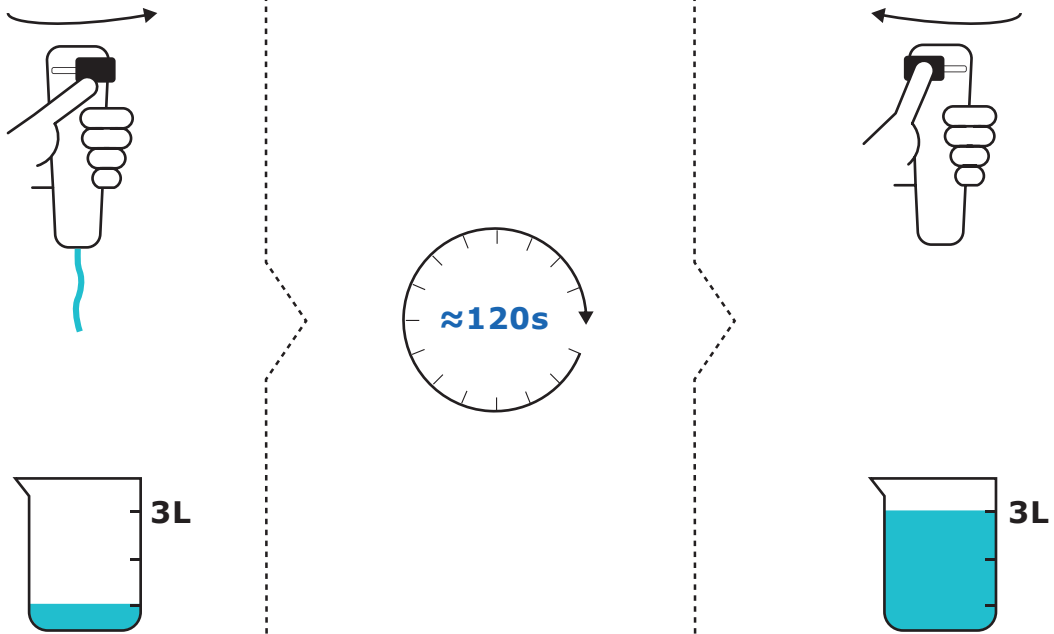



11

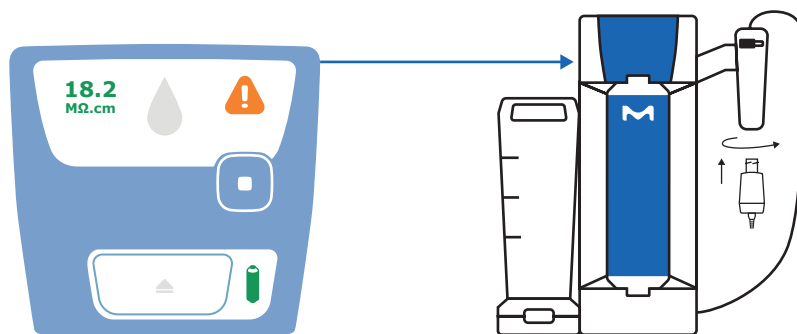



# Final Filter Replacement

Remplacement du filtre final / Sostituzione del filtro finale / Ersetzen des Endfilters / Sustitución del filtro final /  
 Substituição do filtro final / 最終フィルターの交換 / 终端过滤器更换 / Замена конечного фильтра


1

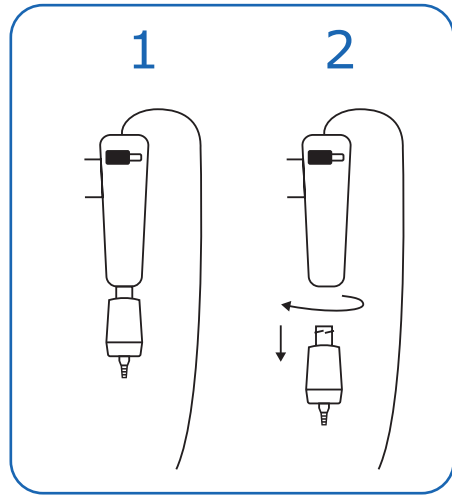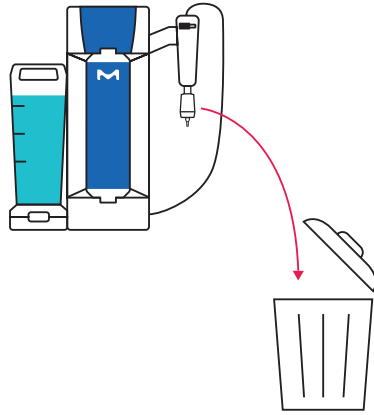


2

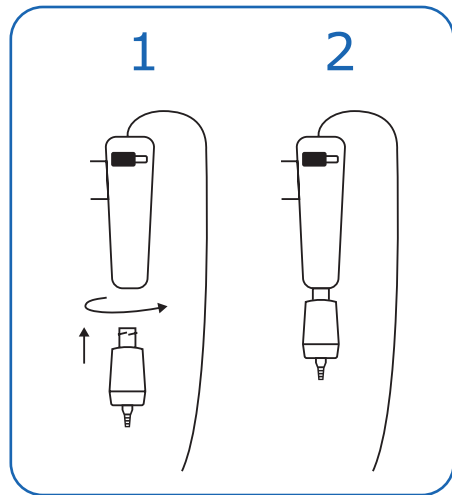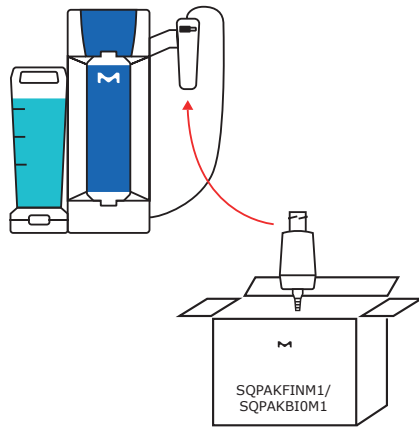


3

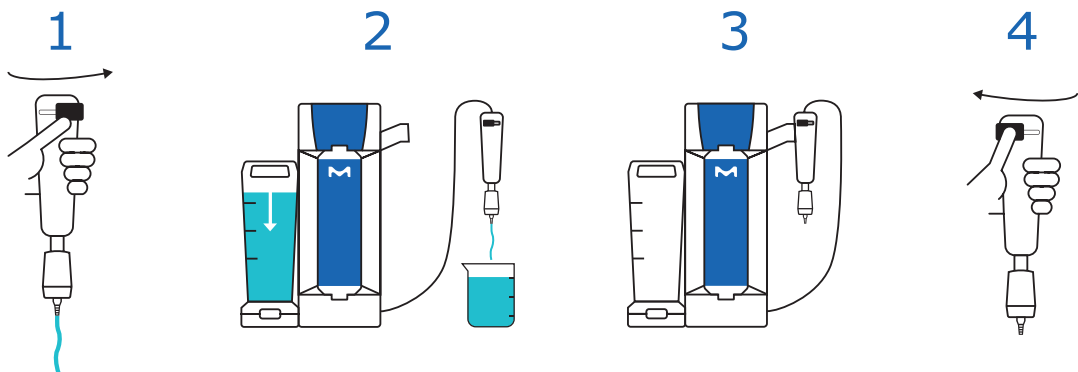

SQPAKFINM1 1 x 3L

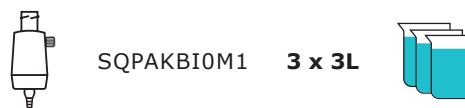

SQPAKB10M1 3 x 3L

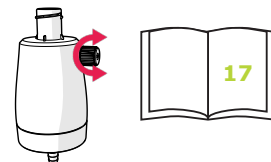



# Ordering Information


GUIDE D'ACHAT / INFORMAZIONI PER GLI ORDINI / BESTELLINFORMATIONEN / INFORMACIÓN PARA PEDIDOS /  
INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS / ご注文情報 / 订货信息 / ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА






# Ordering Information


Guide d'achat / Informazioni per gli ordini / Bestellinformationen / Información para pedidos /  
Informações para pedidos / ご注文情報 / 订货信息 / Информация для заказа

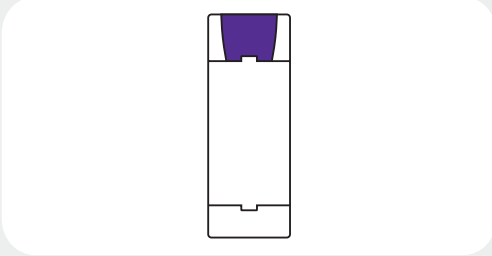


**ZSR240PFT0**  
Milli-Q® SP 240 Prefilter Module

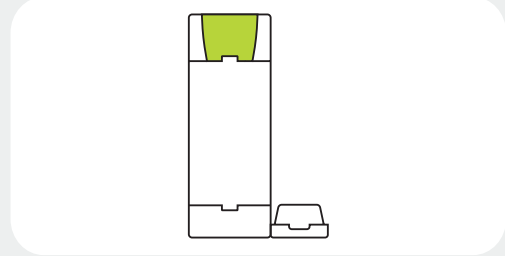


**ZSR240R0T0**  
Milli-Q® SR 240 Purification System

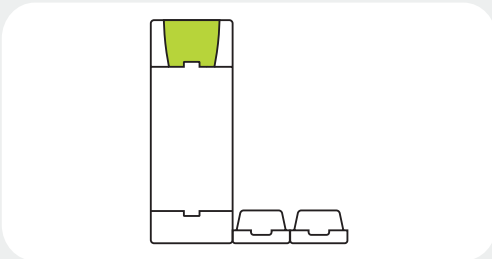


**ZSR240RLT0**  
Milli-Q® SR 240L Purification System

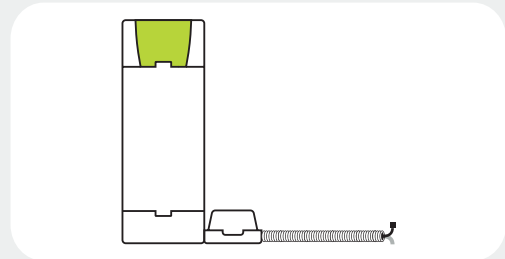


**ZSR240RXT0**  
Milli-Q® SR 240XL Purification System

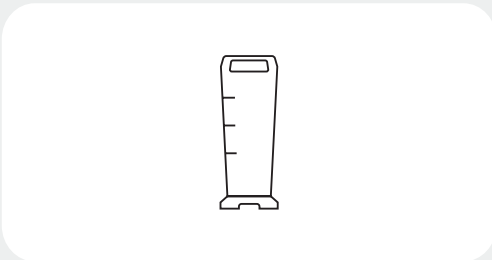


**TANKSQ003**  
Milli-Q® SQ Switch 3.5L Tank

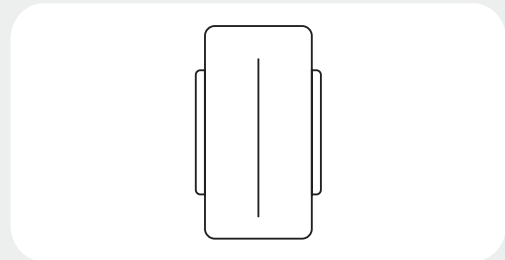


**TANKSQ050**  
Milli-Q® SQ XL 50L Tank

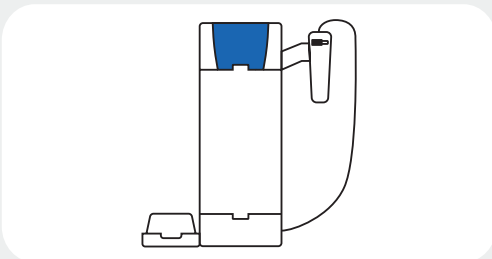


**ZSQ200U0T0**  
Milli-Q® SQ 200 Purification System

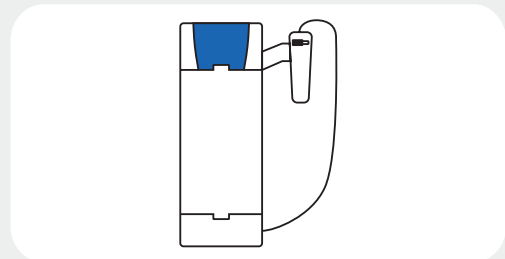

**ZSQ200UPT0**  
Milli-Q® SQ 200P Purification System

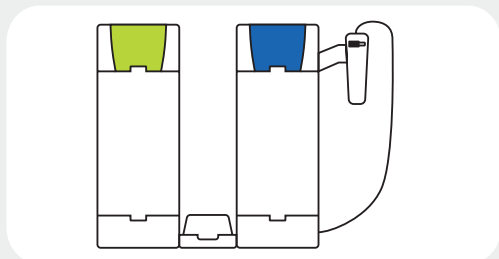


**ZSQ240UCT0**  
Milli-Q® SQ 240C Purification System

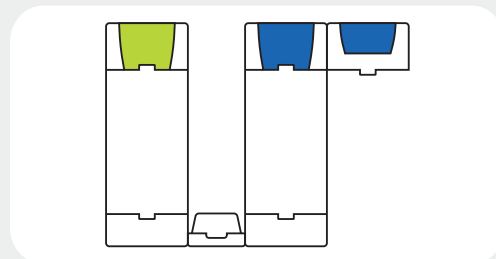


**ZSQ240UCVT0**  
Milli-Q® SQ 240CV Purification System




**SQPAKGARM1**  
SQPAK™ Gard Pack

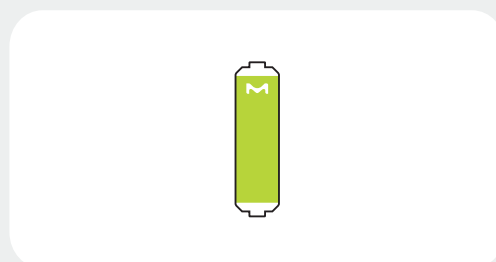

**SQPAKPR0M1**  
SQPAK™ RO Cartridge

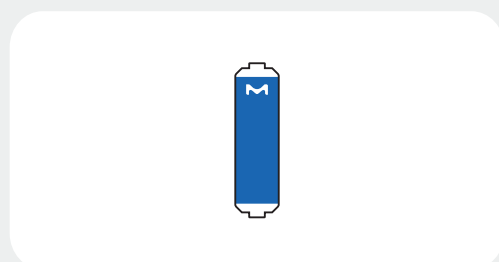

**SQPAKQUAM1**  
SQPAK™ Quanta Cartridge

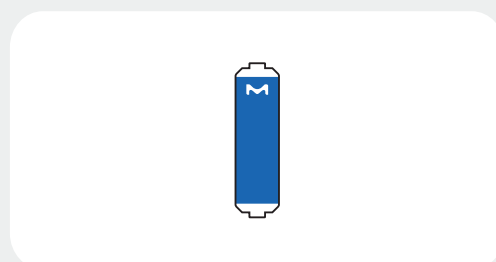


**SQPAKT0CM1**  
SQPAK™ TOC Quanta Cartridge



**SQPAKFINM1**  
SQPAK™ Final Filter




**SQPAKBI0M1**  
SQPAK™ Bio Final Filter

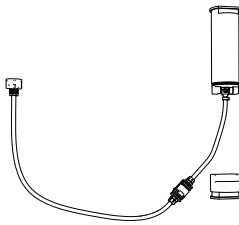

**ZSQ240CTT0**  
Milli-Q® SQ Cleaning Tool




**ZWCL01F50**  
ROProtect C

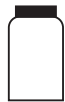


**5874316024**  
EfferSan Effervescent Tablets (USA only) /  
Pastilles effervescentes EfferSan (USA  
uniquement) /  
Compresse effervescenti EfferSan (USA) /  
EfferSan-Brausetabletten (nur USA) /  
Comprimidos efervescentes EfferSan  
(EE.UU. solo) /  
Tabletes efervescentes EfferSan (EUA  
apenas) /  
EfferSan 発泡錠(米国のみ) /  
EfferSan 泡騰片(仅在美国) /  
Пенящиеся таблетки EfferSan (только в  
США)



**5874316024C**  
EfferSan Effervescent Tablets (CA only) /  
Pastilles effervescentes EfferSan (CAN  
uniquement) /  
Compresse effervescenti EfferSan (Canada) /  
EfferSan-Brausetabletten (nur CA) /  
Comprimidos efervescentes EfferSan (CAN  
solo) /  
Tabletes efervescentes EfferSan (Canadá  
apenas) /  
EfferSan 発泡錠(カナダのみ) /  
EfferSan 泡騰片(仅在加拿大) /  
Пенящиеся таблетки EfferSan (только в  
Канаде)

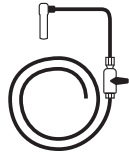


**ZSQ240GVT0**  
Milli-Q® SQ Gravity Valve

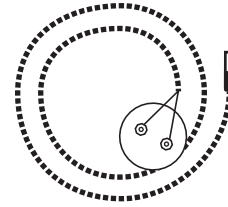

**ZWATSENA1**  
Water sensor



**ZFMQPR3BT0**  
Milli-Q® Pressure Regulator

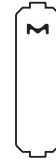

**SQPAKACARE**  
SQPAK™ Care A Cleaner

# Legal Notices

Mentions légales / Note legali / Rechtliche Hinweise / Avisos legales / Avisos Legais /  
法的記載事項 / 法律声明 / Правовые уведомления

## **Legal information & warranty**

It has always been Millipore SAS policy to continuously improve its products. The information in this document is subject to change without notice and should not be construed as a commitment by Millipore SAS. Millipore SAS assumes no responsibility for any errors that might appear in this document. This user manual is believed to be complete and accurate at the time of publication. In no event shall Millipore SAS be liable for incidental or consequential damages in connection with or arising from the use of this user manual.

## **Product warranty and limitation of liability**

The applicable warranty and limitation of liability for the products listed in this publication may be found at [www.SigmaAldrich.com](http://www.SigmaAldrich.com) within the "Conditions of Sale" applicable to your purchase transaction.

## **Copyright**

© Millipore SAS 2023.

All rights reserved. This document or parts thereof may not be reproduced in any form without the written permission of Millipore SAS. The photographs illustrating the products are non-contractual.

## **Trademarks**

### **New trademark names**

The initial M, Millipore, Milli-Q, SQPAK (...), are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany. Millipore SAS is an affiliate of Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All other trademarks are trademarks of their respective manufacturers. The Life Science Business of Merck KGaA, Darmstadt, Germany operates as MilliporeSigma in the US and Canada.

mk-um-milli-q-sq-240c - V2.0



## Mentions légales et garantie

La politique de Millipore SAS a toujours été d'améliorer constamment ses produits. Les informations figurant dans le présent document sont sujettes à modifications sans préavis et n'impliquent aucun engagement de la part de Millipore SAS. Millipore SAS décline toute responsabilité quant aux erreurs susceptibles de figurer dans ce document. Ce manuel d'utilisation est toutefois considéré comme exhaustif et exact au moment de sa publication. Millipore SAS ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable des préjudices liés à ou découlant de l'utilisation de ce manuel.

## Garantie des produits et limites de responsabilité

La garantie et les limites de responsabilité applicables aux produits figurant dans cette publication sont disponibles sur [www.SigmaAldrich.com](http://www.SigmaAldrich.com) sous les "Conditions générales de vente" applicables à votre transaction commerciale.

## Copyright

© Millipore SAS 2023.

Tous droits réservés. La reproduction, sous quelque forme que ce soit, de tout ou partie de ce manuel est interdite sans l'autorisation écrite de Millipore SAS. Les photographies illustrant les produits ne sont pas contractuelles.

## Marques commerciales

### Nouveaux noms de marques

Le M multicolore, Millipore, Milli-Q, SQPAK (...) sont des marques de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne. Millipore SAS est une filiale de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne. Toutes les autres marques citées sont des marques de leurs fabricants respectifs. L'activité Life Science de Merck KGaA, Darmstadt (Allemagne) opère sous le nom de MilliporeSigma aux États-Unis et au Canada.

## Información legal y garantía

Siempre ha sido la política de Millipore SAS la mejora continua de sus productos. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso y no debe interpretarse como un compromiso por parte de Millipore SAS. Millipore SAS no acepta responsabilidad alguna por cualquier error que pudiera aparecer en este documento. Se considera que este manual de usuario está completo y que la información contenida en él es exacta en el momento de su publicación. Bajo ningún concepto Millipore SAS será responsable de daños accidentales o indirectos en conexión con, o que surjan tras, el uso de este manual de usuario.

## Garantía del producto y limitación de responsabilidad

La garantía aplicable y la limitación de responsabilidad a los productos indicados en esta publicación puede encontrarse en [www.SigmaAldrich.com](http://www.SigmaAldrich.com) o en los «Términos y condiciones de venta» aplicables a su transacción de compra.

## Copyright

© Millipore SAS 2023.

Todos los derechos reservados. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento en cualquier forma sin la autorización por escrito de Millipore SAS. Las fotografías que ilustran los productos no son contractuales.

## Marcas comerciales

### Nuevos nombres de marcas comerciales

The initial M, Millipore, Milli-Q, SQPAK (...) son marcas comerciales de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania. Millipore SAS es una filial de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos fabricantes. La división Life Science de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania, opera como MilliporeSigma en los Estados Unidos y en Canadá.

## 法律信息及保修条例

密理博公司 (Millipore SAS) 的一贯政策是不断改进其产品。本文件中的信息可能会有所变更，恕不另行通知。不得将这些信息解释为密理博公司 (Millipore SAS) 的承诺。对于文中可能出现的任何错误，密理博公司 (Millipore SAS) 概不负责。本用户手册在出版之时被认为是完整和准确的。在任何情况下，对于因使用本用户手册所引起的、或与此相关的任何附带或间接损失，密理博公司 (Millipore SAS) 概不负责。

## 产品保修及有限责任

适用于本出版物所列产品的保修条例和有限责任可以在下列网站上找到：[www.SigmaAldrich.com](http://www.SigmaAldrich.com) (在适用于您的购买交易的“销售协议”中)。

## 版权

© 2023 年版权归密理博公司 (Millipore SAS) 所有。

保留一切权利。未经密理博公司 (Millipore SAS) 书面许可，不得以任何形式复制本文件或其任何部分。示例产品的照片不具有约束力。

## 商标

### 新商标名称

首字母 M 标志、Millipore、Milli-Q、SQPAK (...) 是德国达姆施塔特市默克集团 (Merck KGaA) 的商标。密理博公司 (Millipore SAS) 是德国达姆施塔特市默克集团 (Merck KGaA) 的附属公司。所有其他商标均为其相应制造商的商标。德国达姆施塔特市默克集团 (Merck KGaA) 的生命科学业务在美国和加拿大以 MilliporeSigma 名称运营。

## Informazioni legali e garanzia

È da sempre politica di Millipore SAS migliorare continuamente i propri prodotti. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate senza preavviso e non devono, quindi, essere interpretate come una dichiarazione d'impegno da parte di Millipore SAS. Millipore SAS declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori presenti. Questo manuale è considerato completo e accurato al momento della sua pubblicazione. Millipore SAS non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile di eventuali danni accidentali o indiretti, connessi o derivanti dall'utilizzo del presente manuale.

## Garanzia e limitazione della responsabilità

È possibile consultare le condizioni di garanzia e le limitazioni della responsabilità relative ai prodotti descritti nella presente pubblicazione nel sito [www.SigmaAldrich.com](http://www.SigmaAldrich.com) nell'ambito dei «Termini e Condizioni di vendita» applicabili alla transazione d'acquisto.

## Diritti d'autore

© Millipore SAS 2023.

Tutti i diritti sono riservati. Il presente documento non può essere riprodotto né integralmente, né parzialmente, in nessuna forma senza il consenso scritto di Millipore SAS. Le fotografie illustrative dei prodotti sono extracontrattuali.

## Marchi

### Nomi di nuovi marchi

L'iniziale M, Millipore, Milli-Q, SQPAK (...) sono marchi di Merck KGaA, Darmstadt, Germania. Millipore SAS è una consociata di Merck KGaA, Darmstadt, Germania. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei legittimi detentori. Negli USA e in Canada, il settore life science di Merck KGaA, Darmstadt, Germania opera con il nome di MilliporeSigma.

## Informações legais e garantia

A política da Millipore SAS sempre foi de melhorar continuamente seus produtos. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações, sem aviso prévio, e não devem ser interpretadas como um compromisso por parte da Millipore SAS. A Millipore SAS não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer erros que este documento possa conter. Este manual do usuário é considerado completo e exato no momento de sua publicação. Em nenhuma circunstância a Millipore SAS será considerada responsável por danos eventuais ou emergentes resultantes do uso deste manual do usuário ou a ele relacionados.

## Garantia do produto e limitação de responsabilidade

A garantia aplicável e a limitação de responsabilidade relativas aos produtos listados nesta publicação podem ser encontradas no site [www.SigmaAldrich.com](http://www.SigmaAldrich.com), nas «Conditions of Sale» (Condições de venda) aplicáveis à sua transação comercial.

## Direitos autorais

© Millipore SAS 2023.

Todos os direitos reservados. Este documento ou partes dele não podem ser reproduzidos de qualquer maneira, salvo com consentimento por escrito da Millipore SAS. As imagens que ilustram os produtos não são contratuais.

## Marcas comerciais

### Novos nomes de marcas comerciais

The initial M, Millipore, Milli-Q, SQPAK (...) são marcas comerciais da Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha. Merck SAS é uma afiliada da Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha. Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais dos seus respectivos fabricantes. A divisão de Life Science da Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha, opera como MilliporeSigma nos EUA e Canadá.

## Юридическая информация и гарантия

Основной чертой политики Millipore SAS всегда было непрерывное совершенствование продукции компании. Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без уведомления и не должна толковаться как обязательство со стороны компании Millipore SAS. Компания Millipore SAS не несет ответственности за ошибки, которые могут содержаться в настоящем документе. Данное руководство пользователя считается полным и точным на момент публикации. Компания Millipore SAS не при каких обстоятельствах не несет ответственности за прямые или косвенные убытки, связанные с данным руководством пользователя или его использованием.

## Гарантия качества изделия и ограничение ответственности

Применимые гарантии и ограничение ответственности в отношении продуктов, перечисленных в данном документе, можно найти на веб-сайте [www.SigmaAldrich.com](http://www.SigmaAldrich.com) в разделе «Условия продажи», относящемся к типу вашей сделки приобретения.

## Авторские права

© Millipore SAS, 2023.

Все права защищены. Запрещена любая форма воспроизведения данного документа или его частей без письменного разрешения Millipore SAS. Фотографии, иллюстрирующие продукцию, не являются контрактными.

## Товарные знаки

### Новые товарные знаки

Начальная буква M, Millipore, Milli-Q, SQPAK (...) являются товарными знаками компании Merck KGaA, Darmstadt, Германия. Millipore SAS является дочерней компанией Merck KGaA, Darmstadt, Германия. Все остальные торговые знаки являются товарными знаками соответствующих производителей. В США и Канаде медико-биологическое отделение компании Merck KGaA, Darmstadt, Германия работает под наименованием MilliporeSigma.

## Rechtliche Hinweise & Garantie

Kontinuierliche Produktverbesserung ist seit jeher einer der Grundsätze der Millipore SAS. Die Informationen in diesem Dokument können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung seitens der Millipore SAS dar. Millipore SAS übernimmt keine Verantwortung für etwaige Fehler in diesem Dokument. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gilt dieses Benutzerhandbuch als vollständig und korrekt. Millipore SAS übernimmt keine Haftung für Neben- oder Folgeschäden, die sich aus der Verwendung dieses Benutzerhandbuchs ergeben.

## Produktgarantie und Haftungsbeschränkung

Die allgemeine Gewährleistung und Haftungsbeschränkung für die Produkte in diesem Dokument finden Sie online unter [www.SigmaAldrich.com](http://www.SigmaAldrich.com) (in den jeweiligen „Allgemeinen Verkaufsbedingungen“).

## Copyright

© Millipore SAS 2023.

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Handbuch oder Teile davon dürfen ohne schriftliche Genehmigung der Millipore SAS in keiner Form reproduziert werden. Die Fotos, die Produkte abbilden, sind nicht vertraglich bindend.

## Markennamen

### Neue Markennamen

Das Initial M, Millipore, Milli-Q, SQPAK (...) sind Marken der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland. Millipore SAS ist ein Tochterunternehmen der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Der Unternehmensbereich Life Science der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland tritt in den USA und Kanada als MilliporeSigma auf.

## 法的情報と保証

Millipore SAS では常に製品を改善し続けることを方針としています。本文書の情報は、予告なしに変更されることがあり、Millipore SAS による言質として解釈されるべきものではありません。Millipore SAS は、本書内で発見される可能性のあるいかなる誤りについても責任を負いません。この取扱説明書は発行時点において網羅的で正確であると確信しています。Millipore SAS はいかなる場合においても、この取扱説明書の使用に関連または起因する偶発的または間接的損害の責任を負いません。

## 製品保証と法的責任限度

この取扱説明書に記載の製品に関する保証と法的責任限度は、[www.SigmaAldrich.com](http://www.SigmaAldrich.com) の「ご購入に関する「販売条件」」に記載しています。

## Copyright

© Millipore SAS 2023.

All rights reserved. この文書はその全体または一部分でも、Millipore SAS の書面による許可無くしてはいかなる形式でも複製を禁じます。製品を図示する写真は契約の一部を成しません。

## 商標

### 新商標名称

M のイニシャル、Millipore、Milli-Q、SQPAK (...) はドイツ、ダルムシュタット所在の Merck KGaA の商標です。Millipore SAS は、ドイツ、ダルムシュタット所在の Merck KGaA の関連会社です。その他すべての商標は、該当する企業、団体の商標です。ドイツ、ダルムシュタット所在の Merck KGaA のライフサイエンス事業は、米国、カナダでは MilliporeSigma として運営しています。

