


MC-Media Pad® Test auf *E. coli* & Coliforme


Interpretationshilfe

Das MC-Media Pad® bietet eine praktische Methode zur Untersuchung von Indikatororganismen. MC-Media Pad® Tests entsprechen den internationalen Lebensmittel- und Getränkestandards (AOAC-PTM, MicroVal, ISO 16140) und machen Ihre Arbeitsabläufe in der mikrobiologischen Qualitätskontrolle effizienter.


In 4 Schritten genaue Ergebnisse erzielen

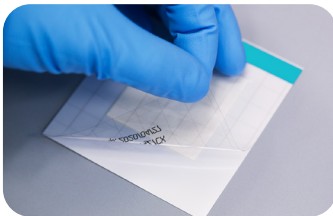


1. Öffnen Sie die Abdeckfolie diagonal

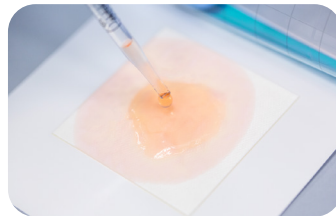


2. Inokulieren Sie mit Ihrer Probe, die sich automatisch ausbreitet

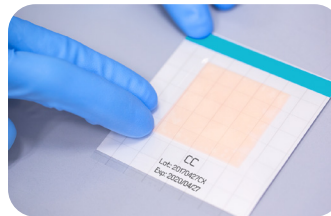

3. Schließen Sie die Abdeckfolie und inkubieren Sie

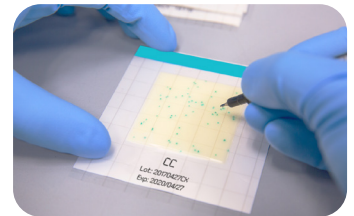


4. Zählen Sie die Kolonien

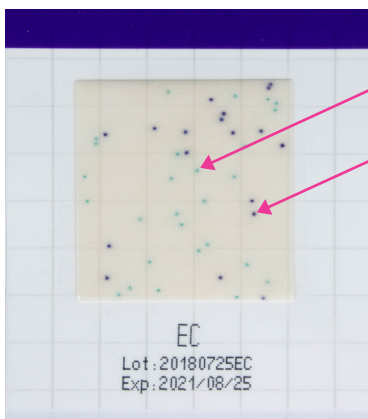


Coliforme

E. coli


Enterobacter aerogenes
ATCC 13048 und *Escherichia coli* ATCC 25922
50 CFUs

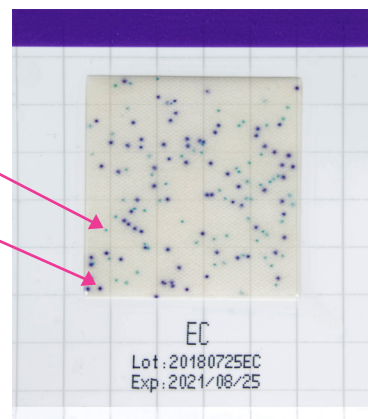

Enterobacter aerogenes
ATCC 13048 und *Escherichia coli* ATCC 25922
150 CFUs

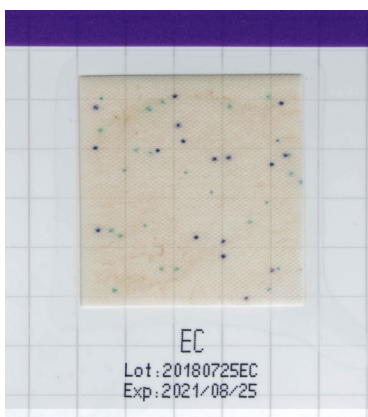

Enterobacter aerogenes
ATCC 13048 und *Escherichia coli* ATCC 25922

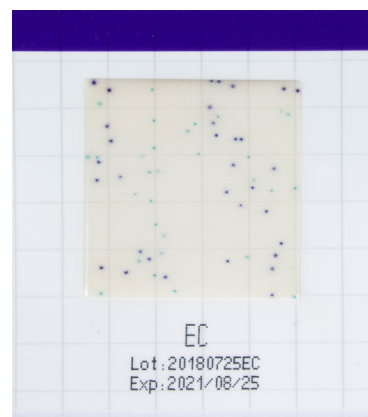

Enterobacter aerogenes
ATCC 13048 und *Escherichia coli* ATCC 25922 63 CFUs


Auf dem MC-Media Pad® erkennen Sie leicht, wann eine Verdünnung erforderlich ist.



Verdünnung für leichteres
Ablesen




Verdünnungsfaktor
1:10

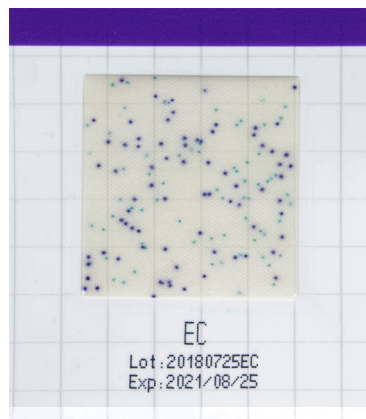

Verdünnung für leichteres
Ablesen



Verdünnungsfaktor
1:10

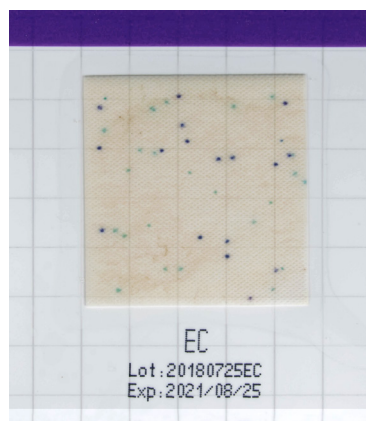

Bestellinformationen	Produktname	Packungseinheit
1.32357.0002	MC-Media Pad® <i>E. coli</i> und Coliforme	100 Stk

Please visit: SigmaAldrich.com/MC-MediaPad

