

# Pompa Steritest™ Symbio - Guida rapida dell'interfaccia utente

## Modalità standard

## Configurazione della pompa

### Configurazione

Esci

#### Modalità pressione

Interruttore a pedale

Supporto per siringa

Data e ora

Lingua

Informazioni sulla pompa

Volume dell'allarme

Luminosità

Trasferimento dei metodi

Configurazione di rete

Verifica sensori pressione

## Modalità con monitoraggio della pressione

Il livello della pressione nei canister Steritest™ è indicato da una barra colorata.

### Monitoraggio della Pressione

**Verde:**  
pressione normale

### Alta Pressione

**Arancione:**  
pressione elevata

### Eccessiva Pressione


**Rosso:**  
pressione eccessiva  
Si consiglia di fermare la pompa.

## Modalità con regolazione della pressione



Nota: non compatibile con l'impiego del cronometro e con il supporto della siringa.


Identica alla modalità con monitoraggio della pressione a cui si aggiunge la regolazione automatica della velocità della pompa per ridurre la pressione nei canister.

Valore di riferimento della velocità → **100** ← Regolazione automatica della velocità


Premere  per tornare alla schermata principale.




 per selezionare la modalità standard.  
 per impostare la modalità standard.

Premere  per aprire la testa della pompa.




Installare sulla pompa il dispositivo Steritest™.  
Premere  per chiudere la testa della pompa.

 per 2 secondi per impostare il cronometro.



Nota: non è disponibile quando la pompa è in funzione.

 per avviare la pompa.

 in qualunque momento per regolare la velocità di rotazione della pompa.




### Utilizzando il cronometro

La pompa si ferma automaticamente al termine del periodo prestabilito.




Nota:  per arrestare la pompa prima del termine preimpostato.

### Senza il cronometro

 per fermare la pompa.

## Modalità Metodo analitico

Nota: questa modalità è accessibile solo se nella pompa sono stati precedentemente caricati dei metodi analitici, utilizzando il software Symbio Steritest™.

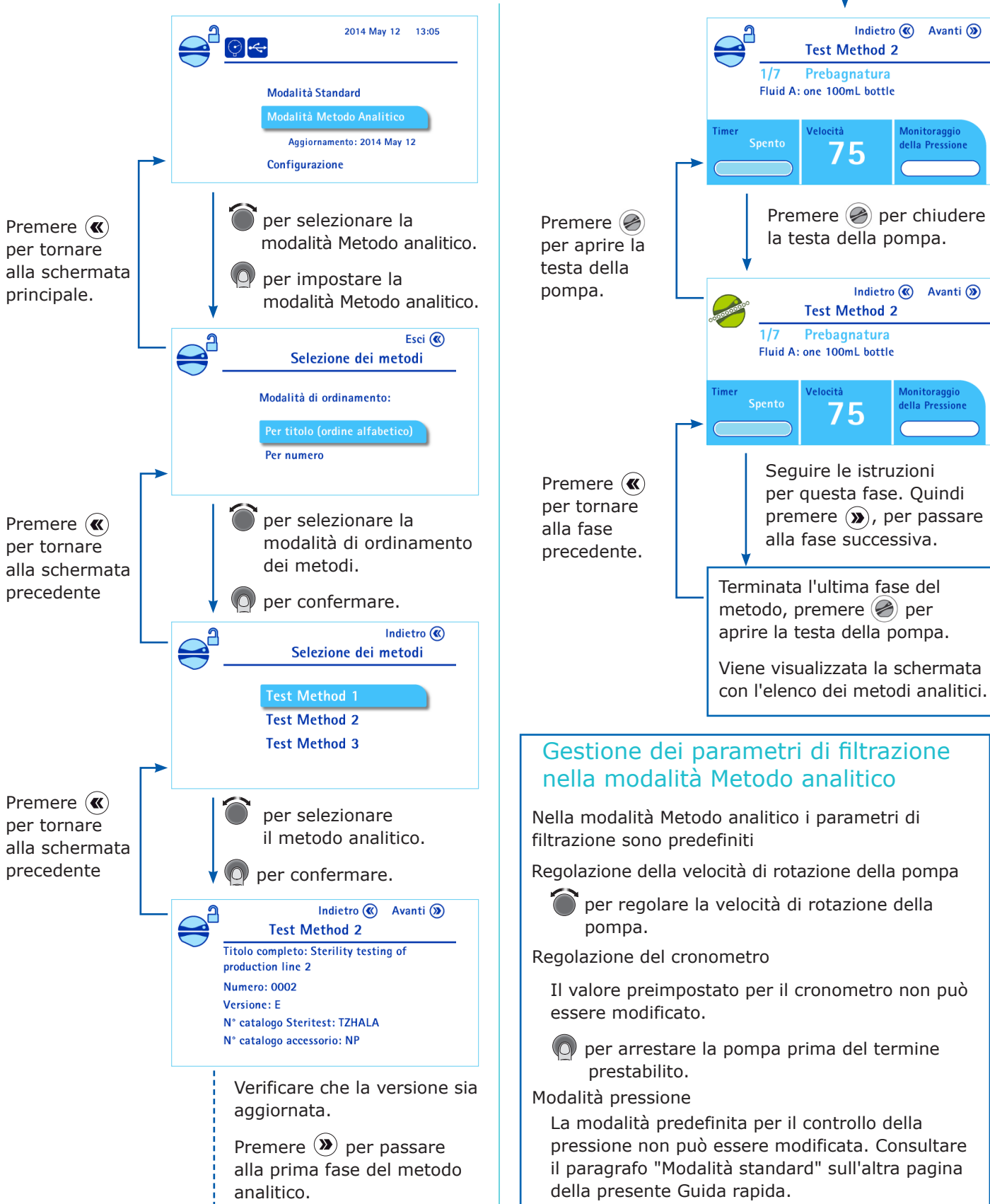

### Gestione dei parametri di filtrazione nella modalità Metodo analitico

Nella modalità Metodo analitico i parametri di filtrazione sono predefiniti

Regolazione della velocità di rotazione della pompa

⏭ per regolare la velocità di rotazione della pompa.

Regolazione del cronometro

Il valore preimpostato per il cronometro non può essere modificato.

⏭ per arrestare la pompa prima del termine prestabilito.

Modalità pressione

La modalità predefinita per il controllo della pressione non può essere modificata. Consultare il paragrafo "Modalità standard" sull'altra pagina della presente Guida rapida.

Nota: per scaricare il manuale d'uso completo delle pompe Steritest™ Symbio, consultare la pagina [www.millipore.com/steritest-symbio](http://www.millipore.com/steritest-symbio).

© 2019 Merck KGaA, Darmstadt, Germania e/o sue ailiate. Tutti i diritti sono riservati.

Merck, Steritest, Sigma-Aldrich e Millipore sono marchi di Merck KGaA, Darmstadt, Germania o di sue ailiate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei legittimi detentori. Informazioni dettagliate sui marchi sono disponibili tramite risorse pubblicamente accessibili. PF16602IT Versione 3.0 01/2019

Negli USA e in Canada, il settore life science di Merck KGaA, Darmstadt, Germania opera con il nome di MilliporeSigma.

**MERCK**