


Steritest™ ガラス製アンプルブレーカー ユーザーガイド


メモ

このユーザーガイドは次の言語をご用意しています: ドイツ語、英語、スペイン語、フランス語、イタリア語、ポルトガル語、日本語、ロシア語、トルコ語、簡体字中国語。これらのバージョンはダウンロードできます: www.millipore.com/steritest-symbio.

アンプルブレーカーの準備

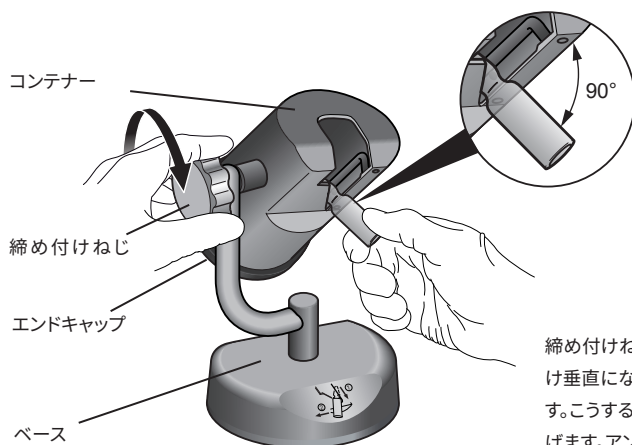


締め付けねじを締める前に、アンプルができるだけ垂直になるようにコンテナの角度を調節します。こうするとアンプルの首に液体が残ることを防げます。アンプルとコンテナの角度は90度近くにしてください。

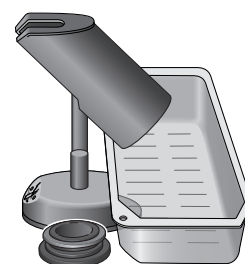


コンテナが一杯になったらエンドキャップを取り外し、アンプルの上部をSteritest™ ユニットの空容器に直接出して廃棄します。エンドキャップは常に取り外した状態にして、アンプル上部がコンテナ内を通過して空容器に収集、廃棄されるようにすることもできます。

首に切れ目の入ったアンプルに対するアンプルブレーカーの使用法

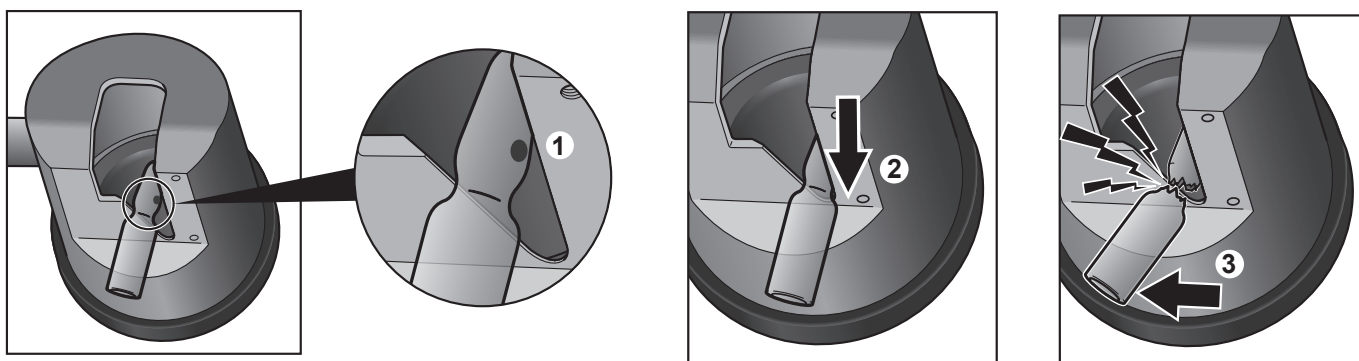


首に切れ目の入っていないアンプルに対するアンプルブレーカーの使用法

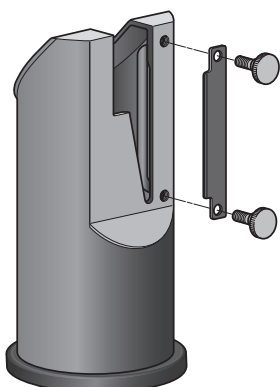

首に切れ目の入っていないアンプルを使う場合は、オプションのダイヤモンドカッター（ご注文情報を参照）をコンテナに取り付けてください。

1. アンプルの首に切れ目を入れるには、アンプルの首をカッターに押し当てます。アンプルに軽く圧力をかけながら、首に切れ目が入るまで上下に動かします。
2. アンプルを開けるには、上記の「首に切れ目の入ったアンプルに対するアンプルブレーカーの使用法」に従います。

アンブルブレーカーのクリーニング

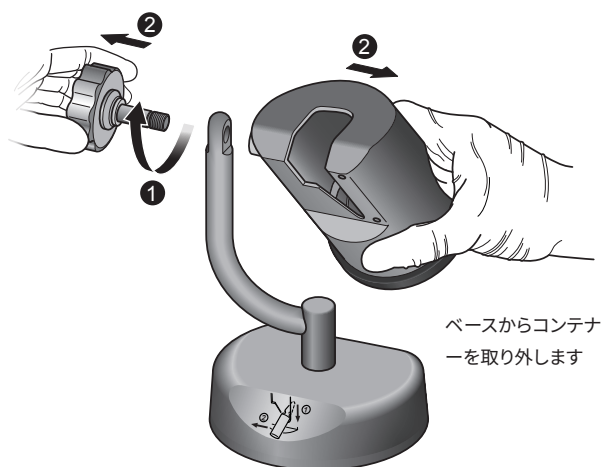

ベースからコンテナを取り外します



アンブルブレーカーを空にします

Steritest™ガラス製アンブルブレーカーの分解方法: 締め付けねじを取り外して、ベースからコンテナを取り外します。コンテナにカッターが付いている場合は取り外します。コンテナのエンドキャップを取り外して上の図のようにコンテナを空にします。

Steritest™ガラス製アンブルブレーカーの部品は不織布に何れかの推奨清掃剤で湿らせたものでクリーニングします。

Steritest™ガラス製アンブルブレーカーの部品は、分解した状態で121 °Cで30分間、または134 °Cで10分間オートクレーブします。

注

Steritest™ガラス製アンブルブレーカーは、アイソレーターでの過酸化水素蒸気 (VHP) と過酢酸除染サイクルにも耐えます。除染サイクル中、ベースはアイソレーター内に入れておけます。ベースは傾けて下面が露出するようにして下さい。

推奨クリーニング推奨クリーニング剤		バリデートされた希釈度
1	エタノール (<30%) 塩化ジデシルジメチルアンモニウム (<1%) プロパノール (<1%) N-(3-アミノプロピル)-N-ドデシルプロパン-1,3-ジアミン (<1.5%)	そのまま使用
2	イソプロピルアルコール 70%	そのまま使用
3	エタノール 70%	そのまま使用
4	次亜塩素酸ナトリウム	250 ppm
5	過酢酸 (5~15%) 酢酸 (5~15%) 過酸化水素 (15~30%)	2.5%
6	エタノール (25~50%) ポリヘキサメチレン ビグアニド塩塩 (<2.5%) N-(3-アミノプロピル)-N-ドデシルプロパン-1,3-ジアミン (<2.5%) 塩化ジデシルジメチルアンモニウム (<1%)	そのまま使用

仕様

構成材質	アンブルブレーカーコンテナ	316L ステンレス
	コンテナエンドキャップ	ポリフェニルスルホン (PPSU)
	エンドキャップOリング	シリコーン
	アンブルブレーカーベース	316L ステンレス
	締め付けねじ	316L ステンレスとポリテトラフルオロエチレン (PTFE)
寸法	奥行き	130 mm
	幅	121 mm
	高さ	169 mm
	重量	2.0 kg

ご注文情報

概要	1パックの数量	カタログ番号
Steritest™ ガラス製アンブルブレーカー	1	SYMBABR01
交換部品		
Steritest™ アンブルブレーカーエンドキャップ、シール付	1	SYMBECS01
Steritest™ アンブルブレーカーダイヤモンドカッター、ねじ付	1	SYMBDFS01
Steritest™ アンブルブレーカー全体	1	SYMBABC01