

Guide rapide du logiciel Steritest™ Symbio

Obtenir le logiciel Steritest™ Symbio

1. Aller sur la page www.millipore.com/steritest-software pour accéder au logiciel et à son guide de l'utilisateur.
2. Télécharger le logiciel et l'installer sur l'ordinateur.

Ouvrir le logiciel Steritest™ Symbio


Double-cliquer sur l'icône  du bureau. Par défaut, le mot de passe est **steritest**.

Pour modifier le mot de passe, choisir Réglages → Modifier le mot de passe.

Créer une Méthode de test

1. Cliquer sur  dans la zone de bibliothèque de méthodes de test.
2. Entrer les informations sur la méthode de test comme suit :

- A Numéro** de la méthode de test (doit être unique).
- B Titre** de la méthode de test tel qu'il s'affichera sur l'écran de la pompe.
- C Titre complet** de la méthode de test (sera visible dans les détails de la méthode de test sur l'écran de la pompe).
- D Unité Steritest™** requise pour cette méthode de test.
- E Accessoire** nécessaire pour la méthode de test.
- F Ajouter un commentaire** : Informations complémentaires à propos de la méthode de test. Ce texte ne sera pas visible sur l'écran de la pompe.
- G Version** : Suit l'évolution de la méthode de test. La version est automatiquement incrémentée après modification si elle est constituée de lettres ou de chiffres.
- H Statut** : En attente = jusqu'à ce que la méthode de test soit approuvée / Actuelle = lorsqu'elle est approuvée.
- I Case à cocher : Support pour seringue**. Cocher cette case si cet accessoire optionnel est utilisé.
- J Étapes** de la méthode de test avec valeurs des paramètres (type d'action, vitesse, temporisateur, mode de pression) et commentaires.

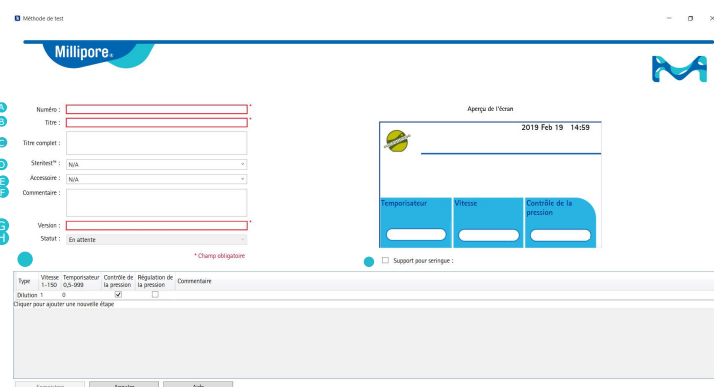

Gérer les Méthodes de test

 Cliquer pour voir et/ou modifier la méthode de test sélectionnée. **Remarque : les méthodes de test portant la mention "Actuelle" dans la colonne Statut ne peuvent pas être modifiées davantage.**

 Cliquer pour dupliquer la méthode de test sélectionnée.

 Cliquer pour créer une nouvelle révision de la méthode de test sélectionnée. Les numéros de version composés de lettres ou de chiffres seront automatiquement incrémentés.

 Cliquer pour enregistrer le contenu des méthodes de test sélectionnées dans un des formats suivants : .doc (pour l'utiliser dans un document Word®), .csv (pour l'utiliser dans un fichier Excel®), ou .html (pour une sauvegarde).

 Cliquer pour imprimer le contenu des méthodes de test sélectionnées.

 Cliquer pour supprimer les méthodes de test sélectionnées de la bibliothèque de méthodes de test.

Sauvegardes de la bibliothèque

 Dans le menu Fichier, cliquer pour créer une sauvegarde dans la bibliothèque de méthodes de test.

 Dans le menu Fichier, cliquer pour importer des méthodes de test ou l'ensemble des méthodes de test de la bibliothèque, ayant été précédemment sauvegardées.

 Bibliothèque de méthodes de test


Numéro	Titre	Version	Statut
0001	Test Method 1	2	En attente
0002	Test Method 2	2	En attente
0003	Test Method 3	4	Actuelle
0004	Test Method 4	2	En attente
0005	Test Method 5	1	Actuelle
0006	Test Method 6	2	En attente

☒ Afficher uniquement la version la plus récente

Utiliser la case à cocher pour afficher toutes les versions des méthodes de test ou uniquement les plus récentes.


Créer un nouveau fichier de transfert

1. Cliquer sur  dans la zone fichier de transfert.
2. Saisir le nom du nouveau fichier de transfert.
3. Sélectionner les méthodes de test à partir de la bibliothèque de méthodes de test.
4. Copier les méthodes de test sélectionnées dans le fichier de transfert sélectionné en utilisant le symbole  ou en les déplaçant par un glisser-déposer.

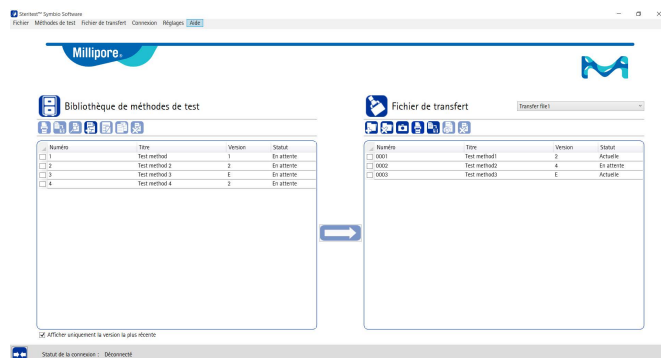

Modifier un fichier de transfert existant

Sélectionner un fichier de transfert dans la liste déroulante.

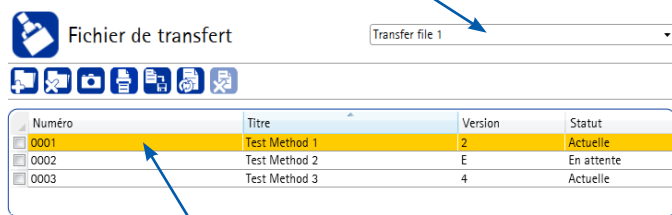

 La surbrillance jaune signifie que la méthode de test est différente de celle stockée dans la Bibliothèque de méthodes de test. Cliquer sur cette icône pour actualiser le contenu des méthodes de test présentes dans le fichier de transfert sélectionné.

Charger les méthodes de test dans la pompe Steritest™ Symbio

En utilisant le réseau de l'entreprise ou une connexion directe entre un ordinateur et la pompe

1. S'assurer que la configuration du réseau et les connexions physiques sont correctes pour permettre une bonne communication entre l'ordinateur et la pompe. S'adresser à son administrateur réseau.
2. S'assurer que la pompe est :
 - Soit hors tension avec le hub de communication sous tension
 - Soit sous tension avec son écran actif : Configuration → Transfert de méthode → Réseau → Écran pour le transfert de fichier.
3. Cliquer sur  en bas de la fenêtre principale du logiciel pour connecter le logiciel à la pompe. Sélectionner la connexion réseau et sélectionner une pompe dans la liste déroulante. La fenêtre du fichier de transfert s'affiche.
Remarque : Le fait de transférer des méthodes de test vers la pompe écrase son contenu actuel.
4. Dans la zone de fichier de transfert, sélectionner le fichier de transfert à transférer vers la pompe.
5. Cliquer sur  pour démarrer le transfert vers la pompe.

En utilisant une clé USB

1. S'assurer que la clé USB est bien connectée à l'ordinateur.
2. Cliquer sur  en bas de la fenêtre principale du logiciel pour connecter le logiciel à la clé USB. Sélectionner le port USB et sélectionner la clé USB Steritest™ Symbio dans la liste déroulante. La fenêtre du fichier de transfert s'affiche.
3. Dans la zone de fichier de transfert, sélectionner les fichiers de transfert à transférer vers la clé USB.
4. Cliquer sur  pour démarrer le transfert vers la clé USB.
5. Une fois les fichiers de transfert transférés, déconnecter la clé USB et la connecter au hub de communication.
6. Mettre la pompe sous tension. À partir de l'écran principal, sélectionner Configuration → Transfert de méthode → Clé USB.
Remarque : Le fait de transférer des méthodes de test vers la pompe écrase son contenu actuel.
7. Tourner le bouton de contrôle pour sélectionner le fichier de transfert à transférer vers la pompe. Appuyer sur  pour démarrer le transfert.